

vacuubrand

Vakuumtechnik im System

Betriebsanleitung



**MZ 2C VARIO
MD 4C VARIO
PC 2002 VARIO
PC 2003 VARIO
PC 2004 VARIO**

Drehzahl geregelter Chemie-Pumpstand

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre VACUUBRAND Membranpumpe soll Sie lange Zeit ohne Störungen mit voller Leistung bei Ihrer Arbeit unterstützen. Aus unserer umfangreichen praktischen Erfahrung haben wir viele Hinweise gewonnen, wie Sie zu einem leistungsfähigen Einsatz und zu Ihrer persönlichen Sicherheit beitragen können. Lesen Sie daher diese Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer Pumpe.

VACUUBRAND Membranpumpen sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung in Konstruktion und praktischem Betrieb dieser Pumpen kombiniert mit neuesten Erkenntnissen der Material- und Fertigungstechnologie.

Unsere Qualitätsmaxime ist das "Null-Fehlerprinzip":

Jede einzelne Membranpumpe, die unser Werk verlässt, wird einem umfangreichen Testprogramm einschließlich einem 18-stündigen Dauerlauf unterzogen. Dieser Dauerlauf erlaubt auch selten auftretende Störungen zu erkennen und zu beheben. Jede einzelne Membranpumpe wird nach dem Dauerlauf auf Erreichen der Spezifikation getestet.

Jede Pumpe, die von VACUUBRAND ausgeliefert wird, erreicht die Spezifikation. Diesem hohen Qualitätsstandard fühlen wir uns verpflichtet.

Im Bewusstsein, dass die Vakuumpumpe keinen Teil der eigentlichen Arbeit in Anspruch nehmen darf, hoffen wir, auch in Zukunft mit unseren Produkten zur effektiven und störungsfreien Durchführung Ihrer Tätigkeit beizutragen.

Ihre

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Technische Beratung

Gebiet Nord: Telefon: 09342 808-264

Gebiet Mitte: Telefon: 09342 808-263

Gebiet Süd: Telefon: 09342 808-225

Kundendienst und Service:

Telefon: 09342 808-209

Inhaltsverzeichnis

Unbedingt beachten!	4
Technische Daten	8
Beschreibung	12
Hinweise zum Betrieb	14
Arbeiten mit dem Controller	19
Übersicht Grundeinstellung Vakuumregelung	22
Grundeinstellung Dauerpumpen	27
Übersicht Grundeinstellung "VACUU•LAN"	29
Grundeinstellung "VACUU•LAN"	30
Zubehör	32
Fehlersuche	33
Neuabgleich	35
Schnittstellenparameter	37
Lesebefehle	38
Schreibbefehle	39
Membran- und Ventilwechsel	40
Reinigung und Montage von Komponenten	46
Kalibrierung im Werk	46
Hinweise zur Einsendung ins Werk	47
Unbedenklichkeitsbescheinigung	48



Achtung! Unbedingt beachten!



Verbot! Falsche Handhabung führt eventuell zu Schäden.



Achtung! Heiße Oberfläche!



Netzstecker ziehen.



Hinweis, Tip.



Unbedingt beachten!



Nach dem Auspacken Gerät auf Vollständigkeit und Beschädigungen überprüfen, Transportverschlüsse entfernen und aufbewahren.

- ☞ **Betriebsanleitung lesen und beachten.**
- ☞ Transport der Pumpe an den dafür vorgesehenen Handgriffen.

Der Pumpstand und alle Systemteile dürfen nur für den **bestimmungsgemäßen Gebrauch** eingesetzt werden, d. h. zur Erzeugung und Messung von Vakuum in dafür bestimmten Anlagen.

- ☞ Es ist sicher zu verhindern, dass irgendein Teil des menschlichen Körpers dem Vakuum ausgesetzt werden kann.
- ☞ Hinweise zur korrekten vakuumtechnischen Verschaltung in Kapitel "Bedienung und Betrieb" beachten.
- ☞ Die einzelnen Komponenten dürfen nur in der vorliegenden, vorgesehenen Weise elektrisch miteinander verbunden oder mit original VACUUBRAND Zubehör verdrahtet und betrieben werden.



Alle anwendbaren **Sicherheitsbestimmungen** beachten.

- ☞ Der zentrale Ein-/Ausschalter für Controller und Pumpe befindet sich an der Rückseite des Controllers.
- ☞ Nach dem Ausschalten mindestens 60 s bis zum Wiedereinschalten warten.
- ☞ Aufgrund der **hohen Ableitströme (bis zu 3,5 mA)** kann ein zu klein dimensionierter FI-Schutzschalter auch im Nennbetrieb, insbesondere bei Betrieb mehrerer Pumpen parallel, auslösen.



Achtung: Sicherstellen, dass vor dem Netzanschluss eine Schutzleiterverbindung hergestellt ist!

- ➔ Die Pumpstände MZ 2C VARIO, MD 4C VARIO, PC 2002 VARIO, PC 2003 VARIO und PC 2004 VARIO sind Geräte mit zweipoliger Abschaltung und symmetrisch kapazitiver Schaltung.
- ☞ Wird der Ableitstrom nach der Methode der Messung des Ersatzableitstromes (VDE 0701, September 2000, Kapitel 5.7) bestimmt, darf der Messwert bei Geräten mit zweipoliger Abschaltung und symmetrisch kapazitiver Schaltung halbiert werden.
- ☞ Die Körperströme gemäß EN 61010 liegen unterhalb des Grenzwertes von 3,5 mA.
- ☞ Gerät nur mit einer **Schutzkontaktsteckdose** verbinden, nur einwandfreie, den Vorschriften entsprechende Netzkabel verwenden. Schadhafte/unzureichende Erdung ist eine tödliche Gefahr.
- ☞ Angaben zu Netzspannung und Stromart (siehe Typenschild) prüfen.
- ☞ Wenn die Geräte aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht werden, kann **Betauung** auftreten. Geräte in diesem Fall akklimatisieren lassen.
- ☞ **Zulässige Umgebungstemperaturen** beachten und ausreichende Luftzufuhr zum Lüfter sicherstellen, insbesondere beim Einbau in ein Umgehäuse.



Alle einschlägigen **Vorschriften** (Normen und Richtlinien) beachten und entsprechende **Sicherheitsvorkehrungen** treffen.

- ☞ Ebene, horizontale Standfläche für den Pumpstand wählen. Mechanische Stabilität des zu evakuierenden Systems und der Schlauchverbindungen sicherstellen. **Achtung:** Elastische Elemente können sich beim Evakuieren zusammenziehen.

Das hohe Verdichtungsverhältnis der Pumpen führt dazu, dass sich am Auslass ein höherer Druck ergeben kann als die mechanische Stabilität zulässt.

- ☞ **Maximal zulässige Drücke** und Druckdifferenzen beachten, siehe Kapitel "Technische Daten". Pumpstand nicht mit Überdruck am Einlass betreiben.



Unkontrollierten Überdruck (z. B. beim Verbinden der Auslassseite mit einem abgesperrten oder blockierten Leitungssystem) verhindern. **Berstgefahr!**

- ☞ Stets freie Abgasleitung (drucklos) gewährleisten.
- ☞ Maximal **zulässiger Druck am Druckaufnehmer**: 1,5 bar (absolut).
- ☞ Stets **freien Kühlmittelablauf** am Emissionskondensator gewährleisten.
- ☞ Kühlmittelschläuche an den Schlauchwellen gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern (z.B. Schlauchschellen).
- ☞ Die Füllhöhe in beiden Rundkolben regelmäßig kontrollieren und die Auffangkolben rechtzeitig entleeren.

- ☞ Zustand des **Überdruckventils** am Emissionskondensator regelmäßig überprüfen.
- ☞ Bei Anschluss von Inertgas an die Pumpe oder an ein Belüftungsventil externe Begrenzung auf einen Überdruck von maximal 0,2 bar vorsehen.

- ☞ Der Querschnitt der Ansaug- und Auspuffleitung sollte mindestens genauso groß gewählt werden wie die Pumpenanschlüsse.



Die Geräte entsprechen in Auslegung und Bauart den grundlegenden Anforderungen der nach unserer Auffassung zutreffenden **EU-Richtlinien** und harmonisierten Normen, insbesondere der IEC 1010. Diese Norm legt detailliert **Umgebungsbedingungen** fest, unter denen die Geräte sicher betrieben werden können.

- ☞ Bei abweichenden Verhältnissen sind geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, z. B. bei Verwendung im Freien, bei Betrieb in Höhen über 1000 m NN oder bei leitfähiger Verschmutzung oder bei Betauung.



Symbol "heiße Oberflächen" an der Pumpe beachten.

- ☞ Gefahr durch heiße Oberflächen oder durch Funken ausschließen.



Die Pumpen sind **nicht geeignet** zur Förderung von **gefährlichen oder explosiven Gasen** oder **Gasen, die explosions- oder zündfähige Gemische** bilden können.

Verträglichkeit der gepumpten Substanzen mit den medienberührten Werkstoffen prüfen, siehe Kapitel "Technische Daten".

- ☞ Freisetzung von gefährlichen, explosiven, korrosiven oder umweltgefährdenden Fluiden verhindern.
- ☞ Ggf. Inertgas zur Belüftung sowie zur Gasballastzufuhr anschließen.
- ☞ Das Auftreten explosionsfähiger Gemische im Gehäuse und deren Zündung bei Membranriss durch mechanisch erzeugte Funken, heiße Oberflächen oder statische Elektrizität ist vom Anwender mit der erforderlichen Sicherheit zu verhindern.
- ☞ Vorsichtsmaßnahmen (z. B. Schutzkleidung und Sicherheitsbrille) treffen, um Einatmen und Hautkontakt zu vermeiden (Chemikalien, thermische Abbauprodukte von Fluorelastomeren).
- ☞ Chemikalien unter Berücksichtigung eventueller Verunreinigungen durch abgepumpte Substanzen entsprechend den einschlägigen Vorschriften entsorgen.



Ein **thermischer Wicklungsschutz** schaltet den Motor bei Übertemperatur ab.

- ☞ Achtung: Nur manuelle Rückstellung möglich. Pumpe ausschalten oder Netzstecker ziehen. Vor dem Wiedereinschalten ca. fünf Minuten warten.
- ☞ **Achtung:** Bei **Versorgungsspannungen kleiner 100V** kann die Selbsthaltung des Wicklungsschutzes eingeschränkt sein, sodass es nach der Abkühlung ggf. zum automatischen Anlauf kommen kann. Kann dies zu Gefahren führen, Sicherheitsvorkehrungen treffen.
- ☞ Starke Wärmezufuhr (z. B. durch heiße Prozessgase) vermeiden.
- ☞ Ausreichende Luftzufuhr sicherstellen, falls die Pumpe in ein Gehäuse eingebaut wird.

Aufgrund der verbleibenden **Leckrate der Geräte** kann es zu Gasaustausch, wenn auch in sehr geringem Maße, zwischen Umgebung und Vakuumsystem kommen.

- ☞ Kontamination der gepumpten Substanzen oder der Umgebung ausschließen.

Bei **hohen Ansaugdrücken** kann es aufgrund der hohen Verdichtung der Pumpe zu Überdruck am Gasballastventil kommen.

- ☞ Bei geöffnetem Ventil kann gefördertes Gas oder sich bildendes Kondensat austreten.
- ☞ Kontamination der Zuleitung bei Verwendung von Inertgas ausschließen.



Der Controller besitzt einen **kurzschlussfesten Transformator** mit integriertem Überlastschutz (keine Gerätesicherung).

Die Pumpe ist mit einem **Frequenzumrichter** ausgerüstet, der eine umfangreiche Fehlerdiagnostik bzgl. der Elektronik des Umrichters und bzgl. des Motors der Pumpe durchführt. Der Motor wird zusätzlich durch einen **thermischen Überlastschutz** abgesichert (siehe Kapitel "Fehlersuche").

- ☞ Ein Ausfall des Pumpstands (z. B. durch Stromausfall) und daran angeschlossener Komponenten, ein Ausfall von Teilen der Versorgung (z. B. Kühlmittel) oder veränderte Kenngrößen (z. B. Druckanstieg im Kühlmittelkreislauf) dürfen in keinem Fall zu einer gefährlichen Situation führen.



Elektronische Komponenten sind prinzipiell **nicht 100% ausfallsicher**. Dies kann zu undefinierten Zuständen des Vakuumcontrollers oder der Pumpe führen. Der Anwender muss dafür Sorge tragen, dass die Anlage in jedem Fall in einen sicheren Zustand geführt wird, bzw. geeignete Schutzmaßnahmen für einen Ausfall oder eine Fehlfunktion des Geräts vorsehen.

- ☞ Der Betrieb der Pumpe mit großer oder kleiner Drehzahl, Stillstand der Pumpe oder das Öffnen des Belüftungsventils dürfen in keinem Fall zu einem gefährlichen Zustand führen.



Geeignete Sicherheitsvorkehrungen (d. h. Vorkehrungen, die den Erfordernissen der jeweiligen Anwendung Rechnung tragen) auch für den Fall eines **gestörten Betriebs** des Pumpstands treffen.

- ☞ Bei Membranriss oder Undichtigkeiten an der Verschlauchung können gepumpte Substanzen in die Umgebung sowie in das Gehäuse der Pumpe austreten, ggf. Sicherheitsmembrane verwenden.
- ☞ Insbesondere Hinweise zu Bedienung, Betrieb und Wartung beachten.

Eingriffe am Gerät nur durch sachkundige Personen.

Nur **Originalteile und Originalzubehör** verwenden.

- ☞ Bei der Verwendung von Komponenten anderer Hersteller kann die Funktion bzw. die Sicherheit des Geräts sowie die elektromagnetische Verträglichkeit eingeschränkt sein.
Die Gültigkeit des CE-Kennzeichens kann erlöschen, wenn keine Originalteile verwendet werden.

Verschleißteile müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Bei normaler Beanspruchung kann von einer Lebensdauer von Membranen und Ventilen größer 10000 Betriebsstunden ausgegangen werden. Motorlager haben eine typische Lebensdauer von 40000 Betriebsstunden.



- Vor Beginn der Wartungsarbeiten **Netzstecker ziehen**.
- Vor jedem Eingriff Geräte vom Netz trennen und anschließend zwei Minuten warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- ☞ Pumpe niemals in geöffnetem Zustand betreiben. Sicherstellen, dass die Pumpe keinesfalls im geöffneten Zustand unbeabsichtigt anlaufen kann. Defekte oder beschädigte Pumpen nicht weiter betreiben.
- ☞ Achtung: Durch den Betrieb kann die Pumpe mit gesundheitsschädlichen oder anderweitig gefährlichen Stoffen verunreinigt sein, ggf. vor Kontakt dekontaminieren bzw. reinigen.

Der **Druckaufnehmer VSK 5** kann **nicht** repariert werden.

- ☞ Vor Beginn der Wartungsarbeiten die Pumpe belüften und von der Apparatur sowie ggf. von der Kühlwasserversorgung trennen. Die Pumpe abkühlen lassen, ggf. Kondensat entleeren.

Eingriffe am Gerät nur durch sachkundige Personen. **Reparatur** von eingesandten Geräten ist nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (Arbeitssicherheit, Umweltschutz) und Auflagen möglich, siehe Kapitel "**Hinweise zur Einsendung ins Werk**".

Technische Daten

Typ		MZ 2C VARIO / PC 2002 VARIO	MD 4C VARIO / PC 2004 VARIO	PC 2003 VARIO
Maximales Saugvermögen* nach ISO 21360	m³/h	2,5**	3,8**	2,5**
Endvakuum* (absolut)	mbar	9	2	0,6
Endvakuum* (absolut) mit Gasballast	mbar	15	4 / 9	2
Max. zulässiger Druck am Auslass (absolut)	bar		1,1	
Max. zulässiger Druck am Gasballastanschluss (absolut)	bar		1,2	
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung / Betrieb	°C	-10 bis +60 / +10 bis +40		
Zulässige relative Umgebungsluftfeuchte bei Betrieb (nicht betauend)	%	30 bis 85		
Nennleistung 100-120 V~ 50/60 Hz	kW	0,33	0,575	0,575
230 V~ 50/60 Hz	kW	0,33	0,575	0,575
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	30 - 2400		
Max. Strom 100-120 V~ 50/60 Hz	A	2,7	4,2	4,2
230 V~ 50/60 Hz	A	1,5	2,5	2,5
Typischer Betriebsstrom*** (bei Endvakuum)	A	1,0	1,1	1,1
100-120 V~ 50/60 Hz	A	0,6	0,7	0,7
230 V~ 50/60 Hz				
Max. zulässiger Bereich der Spannungsversorgung Achtung: Typenschildangaben beachten!		100-120 V~ +5%/-10% 50/60 Hz 230 V~ +/-10% 50/60 Hz		
Motorschutz		thermischer Wicklungsschutz		
Schutzart nach IEC 529		IP 20		
Einlass		Schlauchwelle DN 10		
Auslass		Schlauchwelle DN 10		
Anschluss Kühlwasser (Pumpstand)		Schlauchwelle DN 6		
Abmessungen L x B x H	mm mm	345 x 241 x 235 / 385 x 265 x 530	345 x 241 x 235 / 385 x 275 x 530	385 x 265 x 530
Gewicht betriebsfertig ca.	kg	16,8 / 21,4	19,7 / 24,2	24,1

* Technische Daten entsprechend EN 61010-1 und EN 1012-2. Die Pumpe erreicht die angegebenen Werte erst bei Betriebstemperatur (nach ca. 15 Minuten).

** Saugvermögen der Pumpe

*** Typische Stromaufnahme in Modus "Dauerpumpen" und Frequenzeinstellung "HI".

Controller	CVC 2000 ^{II}
Druckaufnehmer	externer, kapazitiver Absolutdruckaufnehmer aus Aluminiumoxidkeramik
Druckanzeige / Skalierung (umschaltbar)	mbar, Torr oder hPa
Messbereich	1 mbar - 1100 mbar (1 Torr - 825 Torr)
Max. Regelbereich des Drucks*	1 mbar - 1060 mbar (1 Torr - 795 Torr)
Stellbereich der Drehfeldfrequenz	1,0 - 60,0 Hz in 0,5 Hz Schritten bzw. "HI" (max. 80 Hz)
Messunsicherheit (nach erfolgter Kalibrierung und bei gleichbleibender Temperatur)	< +/- 1 mbar (1 Torr) +/- 1 digit
Temperaturgang	< +/- 0,07 mbar/K (0,05 Torr/K)
Schutzart Druckaufnehmer nach IEC 529	IP 54
Max. zulässiger Druck am Druckaufnehmer (absolut)	1,5 bar (1125 Torr)
Max. Medientemperatur am Druckaufnehmer (Gas!)	kurzzeitig bis 80°C
Schnittstelle	RS 232 C

* Der im speziellen Anwendungsfall verfügbare Regelbereich kann durch den Enddruck der Pumpe, die anfallende Gasmenge etc. eingeschränkt sein.

Komponenten	Medienberührte Werkstoffe
Pumpstand	
Auslass	ETFE/ECTFE / PET
Einlass (MZ 2C/MD 4C/PC 2002 VARIO)	ETFE / ECTFE
Einlass (PC 2003/2004 VARIO)	PP
Schläuche	PTFE
Verschraubungen	ETFE / ECTFE
O-Ringe am Abscheider	FPM
Überdruckventil	Silikonkautschuk / PTFE-Folie
Abscheiderdeckplatte	PP
Emissionskondensator, Rundkolben	Borsilikatglas
Pumpe	
Gehäusedeckelinnenteil	PTFE kohlenstoffverstärkt
Kopfdeckel	ETFE kohlefaserverstärkt
Membranspannscheibe	ETFE kohlefaserverstärkt
Ventil	FFKM
Membrane	PTFE
O-Ring	FPM
VSK 5	
Dichtungen	chemisch beständiges Fluorelastomer
Sensoraufnahme	duroplastverstärktes PTFE
Sensor	Aluminiumoxidkeramik


Gasansaugtemperaturen:

Betriebszustand	Ansaugdruck	zulässiger Bereich der Gastemperatur
Dauerbetrieb	> 100 mbar (hohe Gaslast)	➡ +10°C bis +40°C
Dauerbetrieb	< 100 mbar (niedrige Gaslast)	➡ 0°C bis +60°C
kurzzeitig (< 5 Minuten)	< 100 mbar (niedrige Gaslast)	➡ -10°C bis +80°C


Technische Änderungen vorbehalten!

Das Dokument darf nur vollständig und unverändert verwendet und weitergegeben werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Gültigkeit dieses Dokumentes bezüglich seines Produktes sicher zu stellen. BA-Nr.: 999034 / 22/04/2008


MZ 2C VARIO

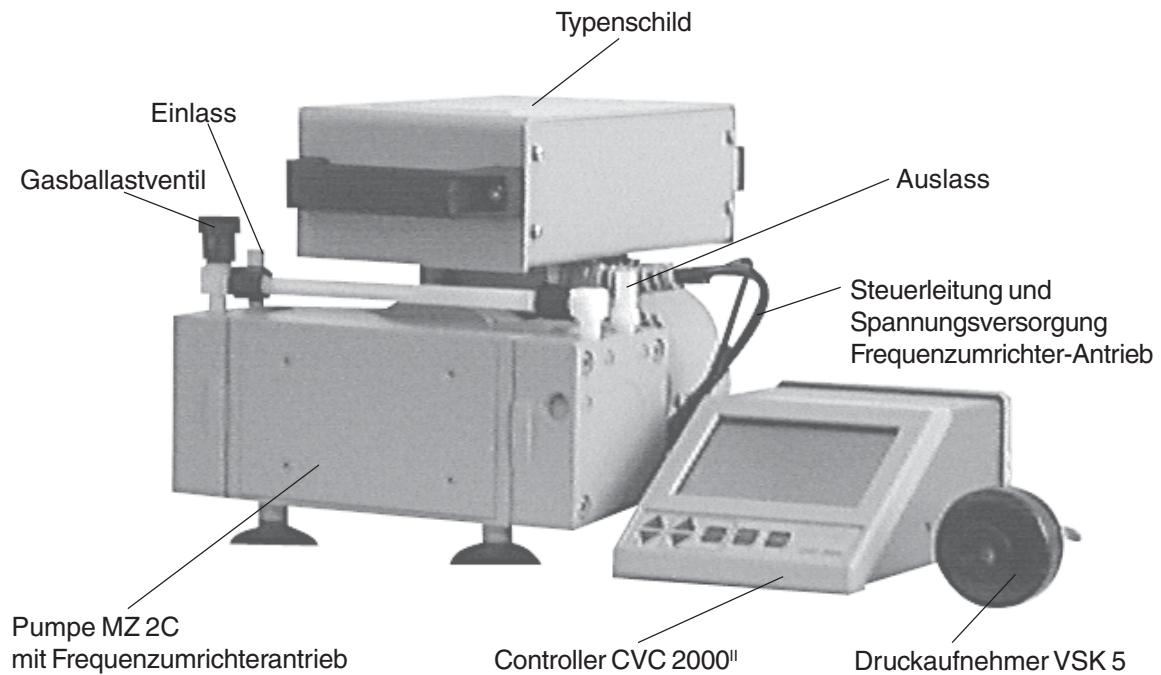


MD 4C VARIO

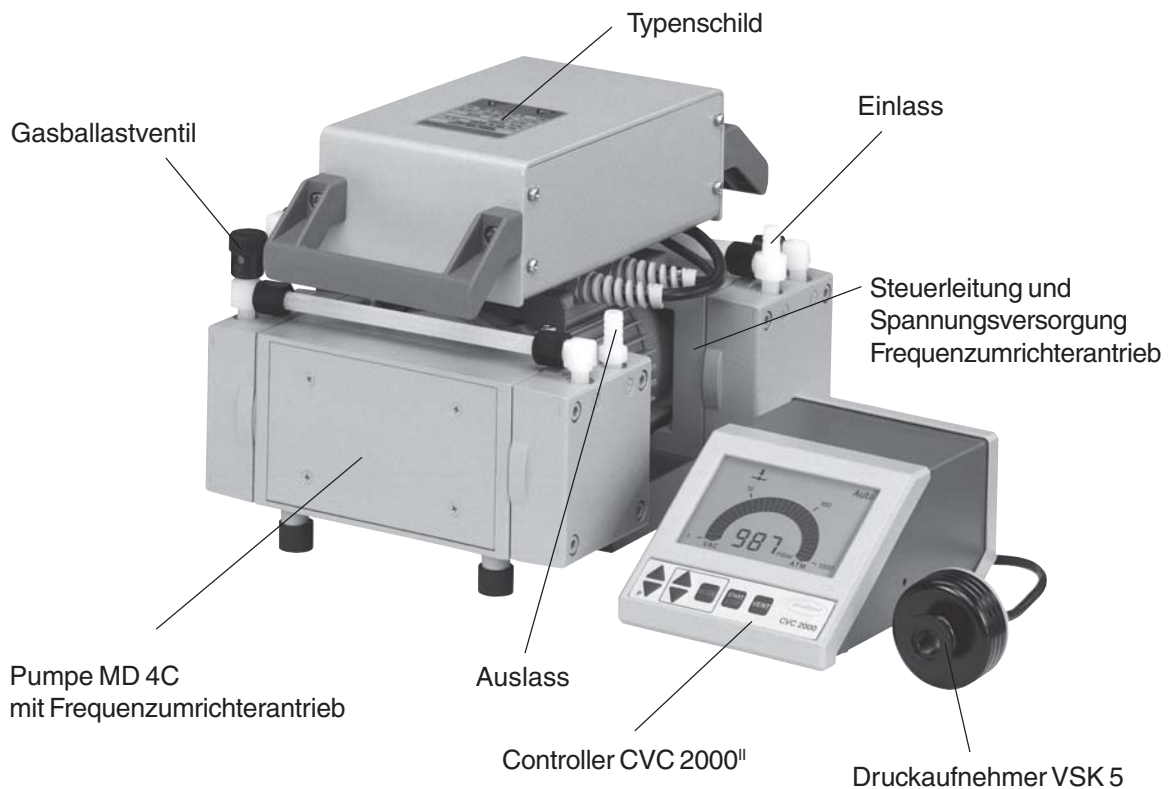

PC 2002 VARIO

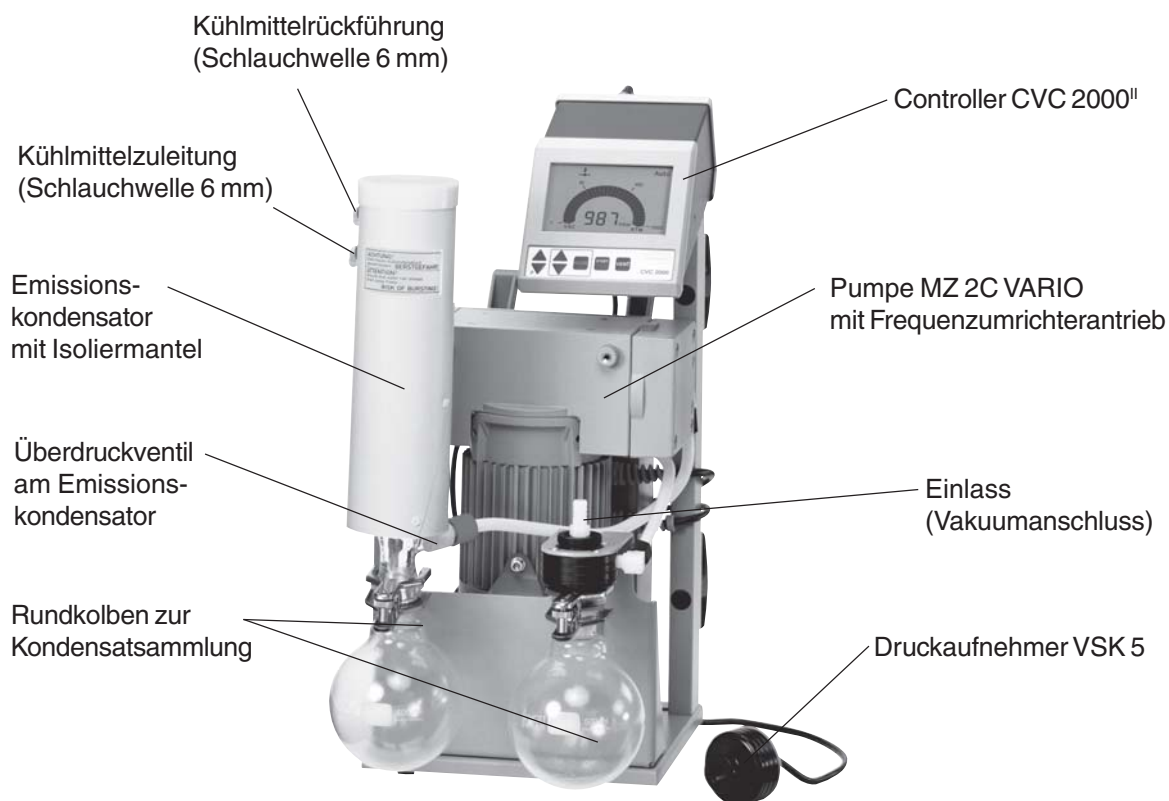

PC 2003 VARIO / 2004 VARIO

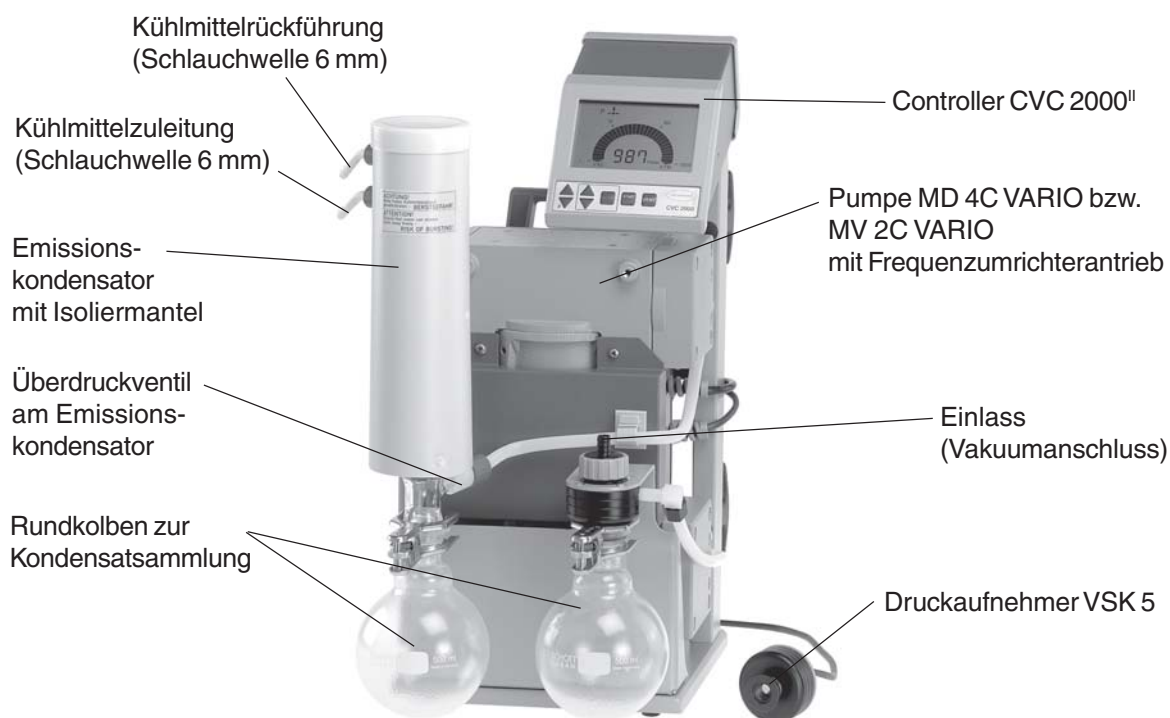


Beschreibung




Der Controller kann ggf. nach Anschluss von Zubehör auch in anderen Grundeinstellungen als der voreingestellten **Grundeinstellung "Vakuumpregelung"** betrieben werden, siehe **"Übersicht Grundeinstellungen"**.

Der Status des Controllers bzw. des angeschlossenen Zubehörs wird durch entsprechende Symbole auf der LCD angezeigt. Nach dem Einschalten wird die **Versionsnummer der Software** angezeigt, danach die voreingestellte Grundeinstellung sowie ggf. die Kühlwasser- und Belüftungsventilsymbole, falls die Ventile konfiguriert wurden.


Übersicht Display

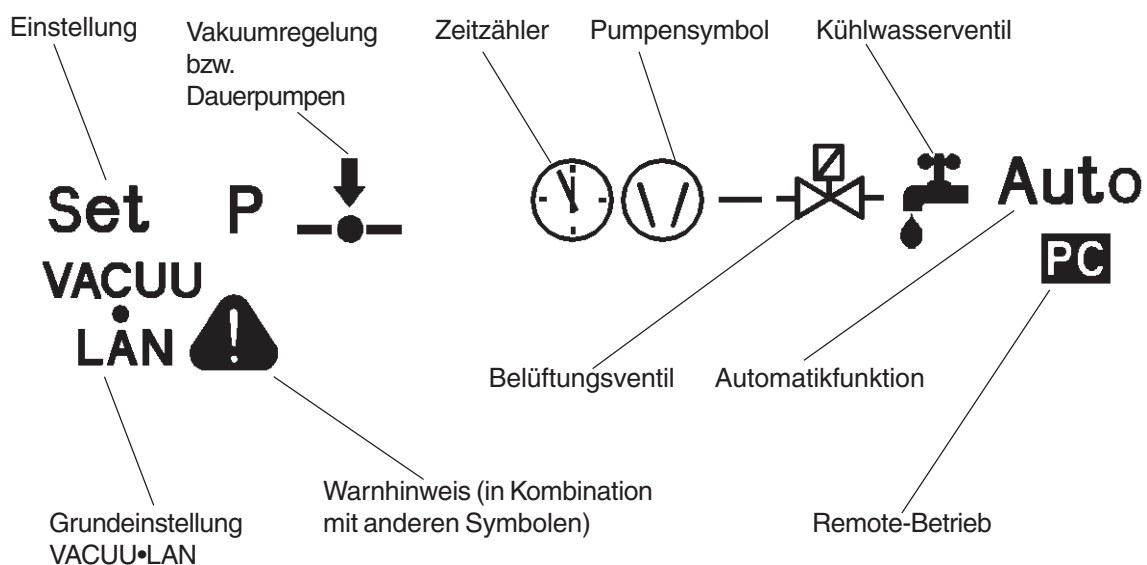


Druckanzeige

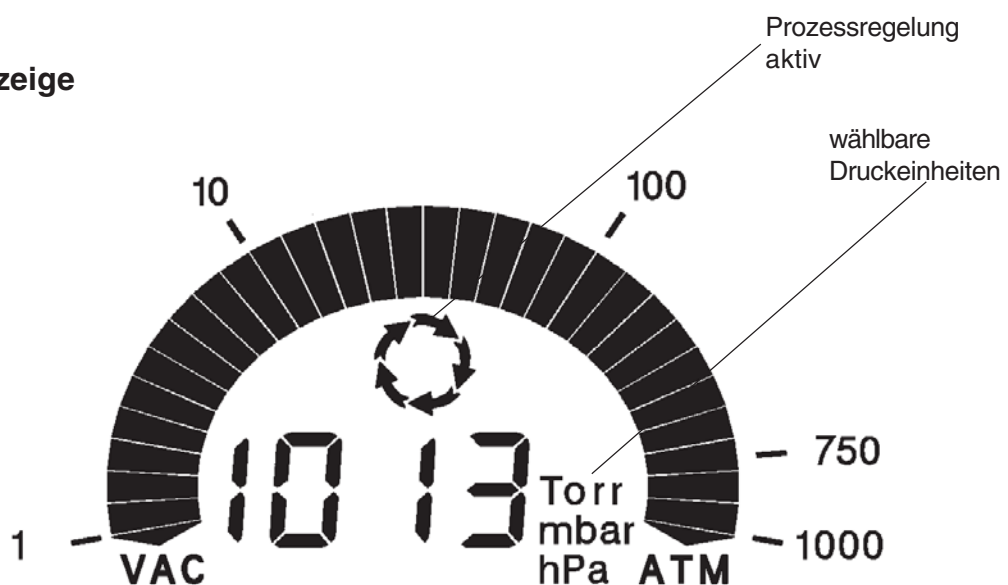

Tasten

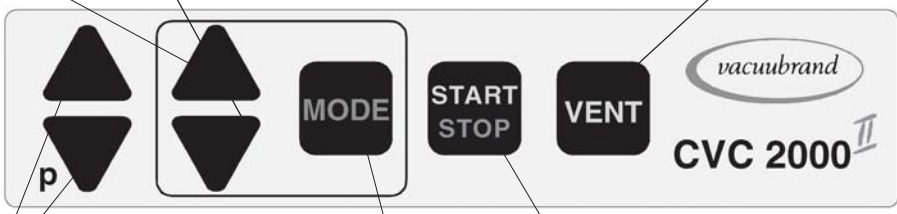- 
- The control panel features several buttons: a pressure (p) button with up/down arrows, a mode button with up/down arrows, a MODE button, a START STOP button, a VENT button, and the vacuubrand logo with the model name CVC 2000 II.
- Vorgabewert Drehzahl oder Abschaltzeit (nur bei VACUU•LAN)
 - Umschalten in Einstellprogrammen
 - "Taste ▲" oder "Taste ▼"
 - Belüften (falls Belüftungsventil vorhanden und konfiguriert)
 - Vorgabewert Druck (nur bei Vakuumregelung)
 - Anpassen Solldruck
 - "Taste p▲" oder "Taste p▼"
 - Start bzw. Stop der Regelung oder Einstellung bestätigen
 - Automatikfunktion (nur bei Vakuumregelung) zu-/abschalten
 - Sonderfunktion (in Verbindung mit weiterer Taste)

Geräterückseite CVC 2000^{II}

- 
- The rear panel includes a power switch, a power input socket, a warning symbol, a pressure sensor connector, a serial interface, a control cable connector, an M8 screw hole, and a cooling water valve connector.
- Anschluss Spannungsversorgung Frequenzumrichter-Antrieb
 - Ein-/Ausschalter
 - Anschluss Netzkabel
 - Buchse für Anschluss Druckaufnehmer VSK 5
 - Serielle Schnittstelle RS 232 C
 - Buchse für Anschluss Steuerleitung Frequenzumrichter-Antrieb
 - Gewinde M8 für Stativstab
 - Buchse für Anschluss Kühlwasserventil und/oder Belüftungsventil

Hinweise zum Betrieb



Beim Einbau in ein Vakuumsystem:

- ☞ Drosselverluste vermeiden durch kürzest mögliche Vakuumverbindungsleitungen großer Nennweite.
- ☞ Übertragung mechanischer Kräfte durch starre Verbindungsleitungen vermeiden und elastische Schlauchstücke oder Federungskörper zwischenschalten. **Achtung:** Elastische Elemente können sich beim Evakuieren zusammenziehen.
- ☞ Vorteilhaft: Ventil auf Saugstutzen zum Warmlaufen/Nachlaufen aufbauen.
- ☞ Kondensatrückfluss aus der Auspuffleitung in die Pumpe verhindern, Auspuffleitungen stets fallend verlegen.




Vor Inbetriebnahme:

- ☞ **Max. Umgebungstemperatur:** 40 °C.
- ☞ Beim Einbau in ein Gehäuse oder bei hoher Umgebungstemperatur für gute Belüftung sorgen. Mindestabstand von 20 cm zwischen Lüftern und angrenzenden Teilen einhalten.
- ☞ Bei einem Aufstellungsort über 1000 m über NN (Gefahr von unzureichender Kühlung) sind Maßnahmen gemäß DIN VDE 0530 zu ergreifen.
- ☞ **Leckagen** bei der Installation zuverlässig verhindern. Nach der Installation Anlage auf Leckagen überprüfen.

PC 2002 VARIO / PC 2003 VARIO / PC 2004 VARIO

mit saugseitigem Abscheider und druckseitigem Emissionskondensator:

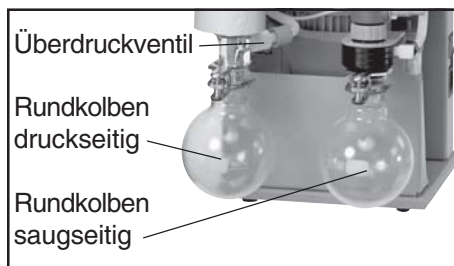

Rundkolben:

Der saugseitige Abscheider vermeidet den Eintritt von Flüssigkeitströpfchen und Partikeln.

- ☞ Längere Lebensdauer von Membranen und Ventilen.
 - ☞ Verbessertes Enddruckverhalten bei Flüssigkeitsanfall.
- Beide Rundkolben sind außen beschichtet (Splitterschutz bei Implosion / Auslaufschutz bei mechanischer Beschädigung).

- Saug- und druckseitigen Rundkolben mit Schliffklemmen montieren.



Emissionskondensator:

- Schlauchwellen für Kühlmittelzuleitung und -rückführung am Emissionskondensator montieren.

Der druckseitige **Emissionskondensator** ermöglicht eine effiziente auspuffseitige Kondensation der geförderten Dämpfe.

- ☞ Gegen Kondensatrücklauf.
- ☞ Kontrollierte Kondensatsammlung.
- ☞ Nahezu 100% Lösemittelrückgewinnung.
- ☞ Der Isolationsmantel schützt vor Glassplittern bei Bruch, isoliert thermisch gegen Kondenswasserbildung und bildet einen äußeren Stoßschutz.



- Verschlauchung für Kondensator Kühlung an den Anschlüssen für Kühlmittelzuleitung und -rückführung (jeweils Schlauchwelle 6 mm) verlegen. Schlauchverbindung vor Inbetriebnahme überprüfen.
- Kühlmittelschläuche an den Schlauchwellen gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern (z.B. Schlauchschellen).
- ☞ Stets **freien Kühlmittelablauf** am Emissionskondensator gewährleisten.
- ☞ Der Gasauslass (Schlauchwelle 10 mm) darf nicht blockiert sein. Die Abgasleitung muss stets frei (drucklos) sein, um einen ungehinderten Ausstoß der Gase zu gewährleisten.

- ☞ Bei Gefahr der Freisetzung von gefährlichen oder umweltgefährdenden Fluiden ggf. Auffang- und Entsorgungssystem vorsehen.


Anschließen des Druckaufnehmers



Druckaufnehmer mit Verbindungskabel über die Gehäusebuchse an der Rückseite des Controllers anschließen.

Vakuumanschluss des Druckaufnehmers mittels Kleinflanschverbindung oder Schlauchanschluss herstellen.

- ☞ Das Gerät wurde im Werk auf den mitgelieferten Druckaufnehmer abgeglichen. Wird dieser Druckaufnehmer ersetzt, so ist in der Regel ein Neuabgleich erforderlich.
- ☞ Verbindungskabel zwischen Controller und Frequenzumrichterantrieb der Pumpe an der Rückseite des Controllers anschließen: Steuerleitung und Anschluss Spannungsversorgung.

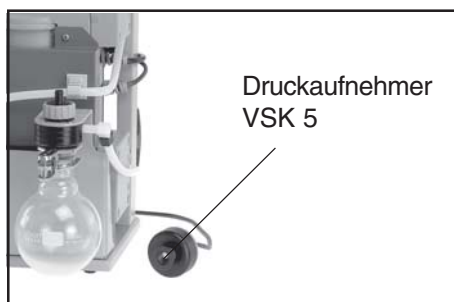

Max. zulässiger Druck am Druckaufnehmer: 1,5 bar (absolut).

- ☞ Bei Drücken über 1100 mbar blinkt die Anzeige.
- ☞ Max. zulässige Drücke beachten.
- ☞ Der Ort des Vakuumbegriffs hat Auswirkungen auf den gemessenen Druck und damit auf das Regelverhalten. Ein dem Pumpstand vorgeschalteter Kondensator wirkt als Pumpe.

- ☞ Kondensat und Ablagerungen am Druckaufnehmer verfälschen das Messergebnis.
- ☞ Bei Rückständen, aggressiven oder kondensierbaren Medien ggf. Gaswaschflasche vor den Druckaufnehmer schalten.
- ☞ Druckaufnehmer so anordnen, dass kein Kondensat in den Aufnehmer fließen kann.
- ☞ Druckaufnehmer ggf. reinigen, siehe Kapitel "Wartung".
- ☞ Voreinstellungen am Controller, siehe "Grundeinstellungen".
- ☞ Bedienung des Controllers, siehe "Arbeiten mit dem Controller".
- ☞ Einstellen der Schnittstellenparameter, siehe "Schnittstelle".

Inbetriebnahme MZ 2C VARIO / MD 4C VARIO

- ☞ Verbindungskabel zwischen Controller und Frequenzumrichterantrieb der Pumpe an der Rückseite des Controllers anschließen: Steuerleitung und Anschluss Spannungsversorgung.

Beim Betrieb:



Die Pumpe darf nur gegen **max. 1 bar Differenzdruck zwischen Einlass und Auslass** gestartet werden, da sonst eventuell der Motor blockiert und Schaden nimmt.

- ☞ **Höchstzulässigen Druck** am Auslass und max. zulässigen **Differenzdruck** zwischen Einlass und Auslass beachten.

Das hohe Verdichtungsverhältnis der Pumpen führt dazu, dass sich am Auslass ein höherer Druck ergeben kann, als die **mechanische Stabilität** zulässt.


Die Pumpe erreicht die angegebenen Werte für **Saugvermögen und Enddruck** sowie die Dampfverträglichkeit erst bei erreichter Betriebstemperatur (nach ca. 15 Minuten).

- ☞ Kondensation in der Pumpe, sowie Flüssigkeitsschläge und Staub vermeiden, da eine Dauerförderung von Flüssigkeiten oder Staub Membrane und Ventile schädigt.
- ☞ Die Pumpe **mit Gasballast** betreiben, um die Kondensation von gepumpten Stoffen (Wasserdampf, Lösemittel,) in der Pumpe zu verringern.

Ein **thermischer Wicklungsschutz** schaltet den Motor bei Übertemperatur ab.

- ☞ Achtung: Nur manuelle Rückstellung möglich. Pumpe ausschalten oder Netzstecker ziehen. Vor dem Wiedereinschalten Pumpe ausreichend abkühlen lassen (ca. fünf Minuten). Ursache der Überhitzung ermitteln und beseitigen.
- ☞ **Achtung:** Bei **Versorgungsspannungen kleiner 100V** kann die Selbsthaltung des Wicklungsschutzes eingeschränkt sein, sodass es nach der Abkühlung ggf. zum automatischen Anlauf kommen kann. Kann dies zu Gefahren führen, Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Umschalten der Einheiten und Skalenanzeige

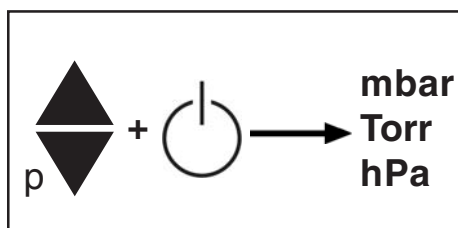


Taste $p\blacktriangle$ oder $p\blacktriangledown$ während des Einschaltens gedrückt halten.

- ☞ Die Druckeinheiten werden alle gleichzeitig angezeigt, die zuletzt eingestellte Druckeinheit blinkt.
- ➔ Durch Drücken der Taste \blacktriangle oder \blacktriangledown Druckeinheiten umschalten. Mit Taste START/STOP wird die eingestellte Druckeinheit bestätigt und die Einstellroutine beendet.



Achtung: Wichtige Hinweise zur Verwendung von Gasballast

- ☞ Sicherstellen, dass Luft-/Gaseinlass durch das Gasballastventil niemals zu reaktiven, explosiven oder anderweitig gefährlichen Mischungen führt. Im Zweifelsfall Inertgas verwenden.
- ☞ Bei der Verwendung von Luft anstelle von Inertgas besteht die Gefahr von Schäden an Ausrüstung und/oder Umgebung, von ernsthaften Verletzungen oder auch Lebensgefahr bedingt durch die Bildung von gefährlichen und/oder explosiven Mischungen, falls Luft und gepumpte Stoffe in der Pumpe oder am Auslass der Pumpe reagieren.

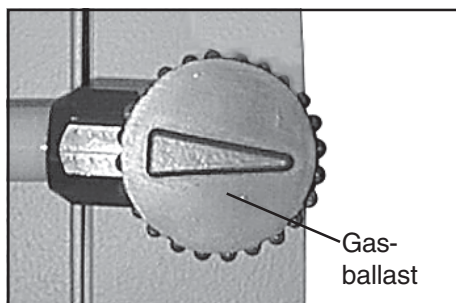

Bei **kondensierbaren Dämpfen** (Wasserdampf, Lösemittel,)

- ☞ Bei kondensierbaren Dämpfen nur mit betriebswarmer Pumpe und mit geöffnetem Gasballastventil absaugen.
- ☞ Gasballastventil öffnen. Schließen durch Drehen um 180°.
- ☞ Das Gasballastventil ist geöffnet, wenn der Pfeil auf der Gasballastkappe von der Pumpe weg (MZ 2C VARIO / MD 4C VARIO / PC 2002 VARIO) bzw. nach unten (PC 2003 VARIO / PC 2004 VARIO) zeigt.
- ☞ Bei geöffnetem Gasballastventil können sich höhere Druckwerte einstellen.

- ☞ Pumpe erst dann mit Dampf belasten, wenn Betriebstemperatur erreicht ist.
- ☞ Ggf. Inertgasballast verwenden, um die Bildung explosionsfähiger Gemische auszuschließen.

Bei leichtsiedenden Medien kann ggf. auf die Verwendung des Gasballastventils verzichtet werden, wenn reduzierter Gasanfall in der Pumpe auftritt.

- ☞ Durch den Verzicht auf die Verwendung von Gasballast kann in diesen Fällen die Lösemittelrückgewinnungsrate im Emissionskondensator weiter erhöht werden.

Achtung: Hinweise zum Betrieb des Emissionskondensators



- ➔ Die Schlauchverbindungen des Kühlmittelkreislaufs vor Inbetriebnahme prüfen.
- ➔ Kühlmittelschläuche während des Betriebs regelmäßig überprüfen.
- ☞ Stets **freien Kühlmittelablauf** am Emissionskondensator gewährleisten.
- ☞ Maximal zulässiger Druck des Kühlmittels am Emissionskondensator: 6 bar (absolut)
- ☞ Maximal zulässigen Druck anderer im Kühlmittelkreislauf angeschlossener Komponenten (z.B. Kühlwasserventil) beachten.

- ☞ Unzulässigen Überdruck im Kühlmittelkreislauf (z.B. durch blockierte/gequetschte Kühlmittelschläuche) verhindern.
- ☞ Zulässiger Bereich der Kühlmitteltemperatur am Emissionskondensator: -15°C bis +20°C

- ☞ Der Gasauslass (Schlauchwelle 10 mm) darf nicht blockiert sein. Die Abgasleitung muss stets frei (drucklos) sein, um einen ungehinderten Ausstoß der Gase zu gewährleisten.
- Überdruckventil am Emissionskondensator regelmäßig überprüfen und ggf. erneuern. Insbesondere auf mögliches Verkleben bzw. auf Sprödigkeit (Risse) achten.
- ☞ Bei Gefahr der Freisetzung von gefährlichen oder umweltgefährdenden Fluiden ggf. Auffang- und Entsorgungssystem vorsehen.



Bei **Kondensatanfall**:

- Den Flüssigkeitsstand in beiden Rundkolben während des Betriebs beobachten. Überlaufen der Auffangkolben unbedingt vermeiden.
- ☞ Rundkolben nicht überfüllen. Maximale Füllhöhe ca. 80%, um Probleme beim Abnehmen der Kolben zu vermeiden.
- Die Füllhöhe in beide Rundkolben regelmäßig kontrollieren und die Auffangkolben rechtzeitig entleeren.

Abnehmen der Rundkolben:

Druckseitiger Rundkolben:

Schliffklemme lösen, Rundkolben abnehmen und Kondensat entleeren.

Saugseitiger Rundkolben:

Auffangkolben auf Atmosphäre belüften (über den Einlass des Pumpstands), Schliffklemme lösen, Auffangkolben abnehmen und Kondensat entleeren.

- Entleerte Auffangkolben wieder montieren.

Achtung: Kondensat/Chemikalien unter Berücksichtigung eventueller Verunreinigungen durch abgepumpte Substanzen entsprechend den einschlägigen Vorschriften entsorgen.



Außerbetriebsetzen:

Kurzfristig:


Kann sich **Kondensat** in der Pumpe gebildet haben?

- Die Pumpe bei offenem Saugstutzen noch einige Minuten nachlaufen lassen. Sind Medien in die Pumpe gelangt, die die Pumpenwerkstoffe angreifen oder **Ablagerungen** bilden können?
- Ggf. Pumpenköpfe reinigen und überprüfen.

Langfristig:

- Maßnahmen wie bei kurzfristigem Ausserbetriebsetzen beschrieben durchführen.
- Pumpe von der Apparatur trennen.
- Manuelles Gasballastventil schließen.
- Rundkolben entleeren.
- Ein- und Auslassöffnung verschließen (z. B. mit Transportverschlüssen).
- Pumpe trocken lagern.

Übersicht Grundeinstellungen

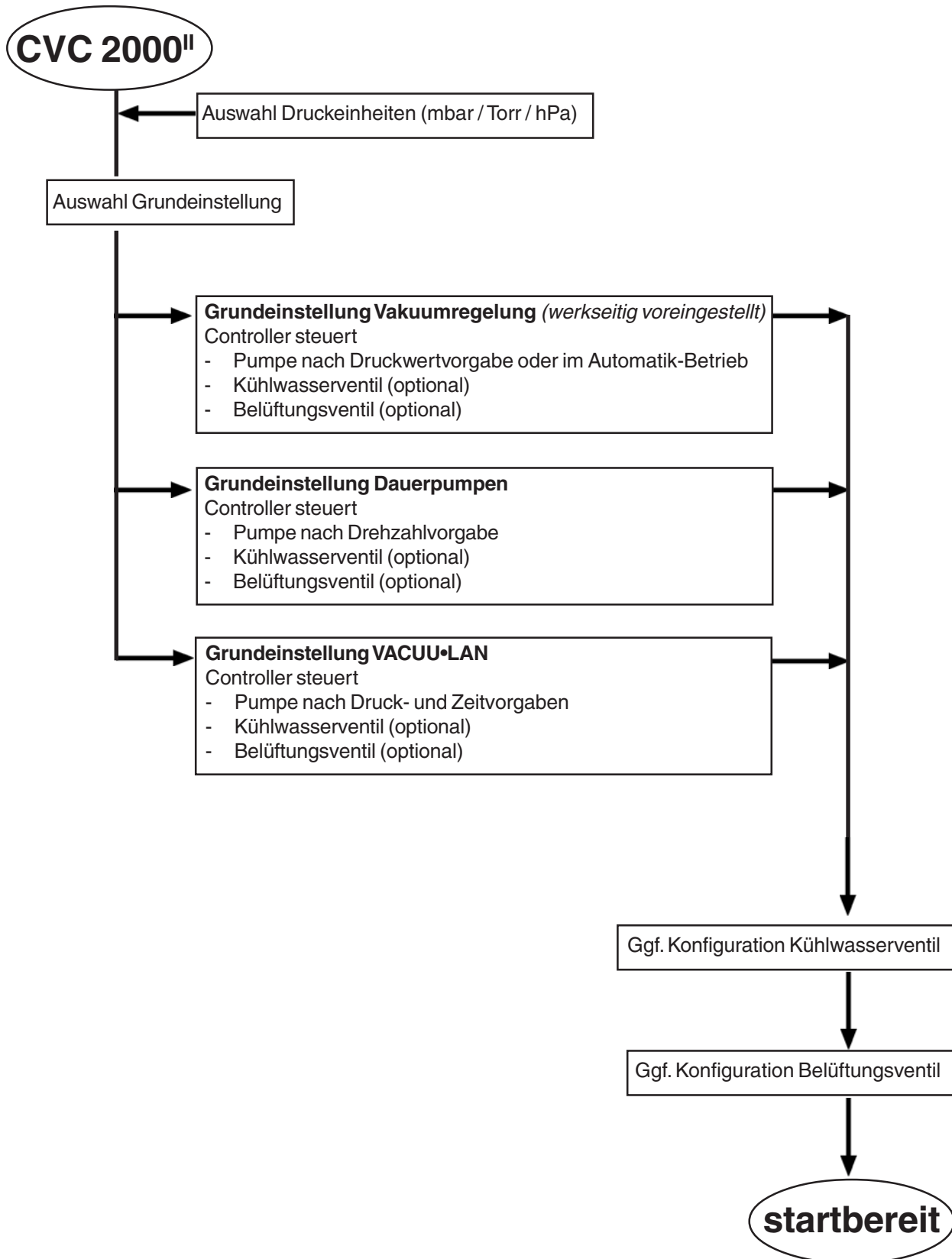

Arbeiten mit dem Controller


Hinweise zur Auswahl der Grundeinstellung



Der Controller CVC 2000^{II} kann durch geeignete Wahl der Grundeinstellung, **Vakuumregelung mit oder ohne Automatik, Dauerpumpen** oder **VACUU•LAN**, optimal auf die jeweilige Anwendung hin angepasst werden: Die jeweils vorhandenen Komponenten aus dem Chemie-Vakuumsystem (Kühlwasserventil, Belüftungsventil) werden einmalig voreingestellt. Die Grundeinstellung sowie die zuletzt eingestellten Vorgabewerte (z. B. für Druck, Drehzahl oder Abschaltzeit) werden gespeichert. Bei ähnlichen Anwendungen kann damit i. d. R. bei einmaliger geeigneter Voreinstellung die Prozessregelung unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts gestartet werden.

Der Vakuumcontroller CVC 2000^{II} kann in drei Grundeinstellungen konfiguriert werden, die sich aus


- den jeweils vorhandenen Komponenten aus dem VACUUBRAND Chemie-Vakuumsystem
- den Erfordernissen der Anwendung und des Prozesses ergeben.

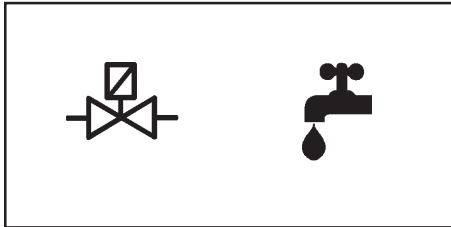

In allen Grundeinstellungen:

Bei vorhandenem und konfiguriertem **Kühlwasser- bzw. Belüftungsventil:**

- ☞ Prozessgerechtes Schalten des Kühlwasserventils.
- ☞ Belüften auf "Tastendruck" bzw. Anpassen des Solldrucks durch Belüften, falls Regelung aktiv.

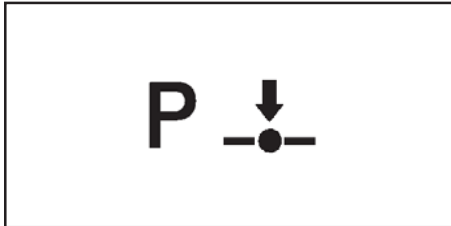


Vakuumregelung:

- ☞ **Punktgenaue** Regelung auf vorgegebenen Druckwert.
- ☞ Das Saugvermögen wird der anfallenden Gas-/Dampfmenge so angepasst, dass der vorgegebene Druckwert im System konstant gehalten wird.
- ☞ Arbeiten im Prozessgleichgewicht durch kontinuierliche Regleradaption, kein abruptes Ventilschalten.
- ➔ Bedarfsgerechte Vakuumversorgungen für Schleusensysteme oder Pumpensysteme, die nicht gegen Atmosphärendruck verdichten, z. B. Wide Range Turbomolekularpumpen oder Kryo-Pumpen.



Vakuumregelung im Automatikbetrieb:

- ☞ Finden des Siedepunkts und Nachführen des Prozessdrucks bei sich ändernden Siededrücker (Temperaturänderung, Zusammensetzungsänderung bei Lösungen).
- ☞ Nachführen des Druckwerts nach manueller Siedepunktvorgabe (Zuschalten der Automatikfunktion in Grundeinstellung Vakuumregelung).
- ☞ Endabschaltung nach vollständiger Verdampfung des Lösemittels, falls voreingestellt.

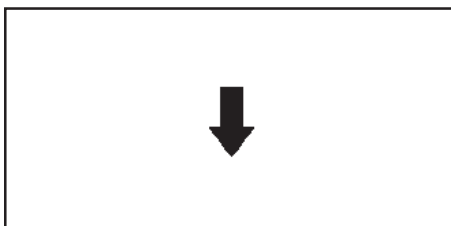

Dauerpumpen mit vorgegebenem Saugvermögen:


- ☞ Einfaches Saugen, Nutschen, Trocknen, Überstände abziehen, usw.
- ☞ Saugen, aber Saugstärke (Drehzahl) einstellbar.
- ☞ Abpumpen bis zum Enddruck der Pumpe, z. B. zur Trockene.
- ☞ Bei Ansteuerung über die Schnittstelle: zeitlich oder druckabhängig veränderliches Saugvermögen zur Prozessoptimierung (z. B. beim Trocknen empfindlicher Substanzen).
- ☞ Einstellung "Hi": Optimales Saugvermögen bei jedem Druck.



VACUU•LAN:

- ➔ Die Grundeinstellung für dezentrale Vakuumversorgung (für Laborvakuum, Vakuumlينien für Wochenend-, Nacht- oder Praktikumsbetrieb) und Dauervakuum ohne Dauerpumpen.
- ➔ Bedarfsgerechte Vakuumversorgungen für Schleusensysteme oder Pumpensysteme, die nicht gegen Atmosphärendruck verdichten, z. B. Wide Range Turbomolekularpumpen oder Kryo-Pumpen.
- ➔ Weitere Erhöhung der Standzeiten von Membranen und Ventilen (nur so viele Membranhübe wie erforderlich).
- ➔ Abschalten des Kühlwassers, wenn keine Vakuumanforderung mehr erfolgt, Wiedereinschalten bei erneutem Gas- oder Dampfanzug.

Wechsel der Grundeinstellung

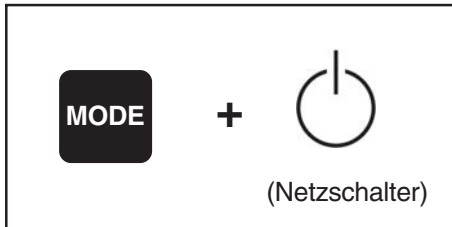


Starten des Programms:

- ☞ Taste MODE während des Einschaltens gedrückt halten.
- ➔ Die Grundeinstellung "Vakuumregelung" (werkseitig voreingestellt) wird durch blinkende Symbole im Display angezeigt.

Umschalten der Grundeinstellung:

- ➔ Pfeiltaste auf oder ab drücken, bis die Symbole der gewünschten Grundeinstellung blinken.
- ➔ Mit Taste START/STOP die Auswahl bestätigen.

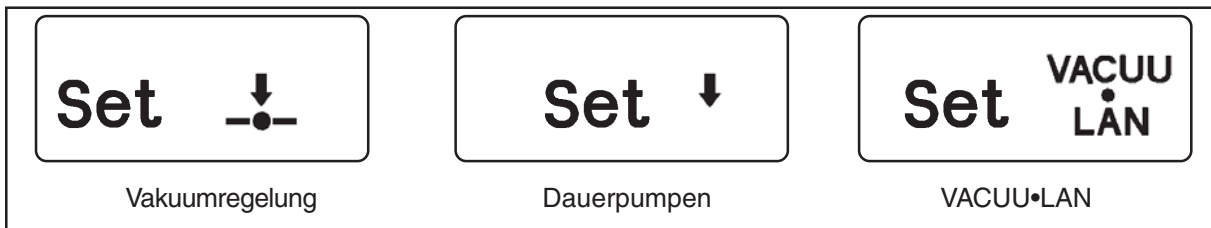

Nach Auswahl der Grundeinstellung:



- ☞ Das Zeichen für **Kühlwasserventil** wird angezeigt und "yes" oder "no".
- ☞ Zwischen der Anzeige "yes" oder "no" kann mit Pfeiltaste auf oder ab umgeschaltet werden.
- ➔ Auswahl "yes" oder "no" mit Taste START/STOP bestätigen.



- ☞ Das Zeichen für **Belüftungsventil** wird angezeigt und "yes" oder "no".
- ☞ Zwischen der Anzeige "yes" oder "no" kann mit Pfeiltaste auf oder ab umgeschaltet werden.
- ➔ Auswahl "yes" oder "no" mit Taste START/STOP bestätigen.



Nur nach Auswahl der Grundeinstellung Vakuumregelung:

- ☞ "Set", "Auto" und "yes" oder "no" werden angezeigt.
- ☞ Zwischen der Anzeige "yes" oder "no" kann mit Pfeiltaste auf oder ab umgeschaltet werden.
- ➔ Auswahl "yes" oder "no" mit Taste START/STOP bestätigen.




Wurde die Automatikfunktion ausgewählt, wird **"End"** angezeigt.

- Mit Pfeiltaste auf oder ab kann die Endabschaltung ab- oder zugewählt werden.
- Auswahl mit Taste START/STOP bestätigen.
- ☞ Der Controller geht in den normalen Betrieb über (inaktive Prozessregelung).


- ☞ Die automatische Endabschaltung (werkseitig voreingestellt) erfolgt, falls der Regler das Ende der Verdampfung erkennt. Die Pumpe wird ausgeschaltet, das Kühlwasser läuft jedoch weiter, falls das Kühlwasserventil konfiguriert wurde. Die Endabschaltung kann auch bei einem vorgewählten Druck erfolgen, siehe Abschnitt "Vakuumregelung - Endabschaltung".
- ☞ Bei gewählter Automatikfunktion ohne Endabschaltung wird der Solldruck beim Ende der Verdampfung weiter nachgeführt, ggf. bis zum erreichbaren Enddruck der Anlage.

Übersicht Grundeinstellung **Vakuumpregelung**

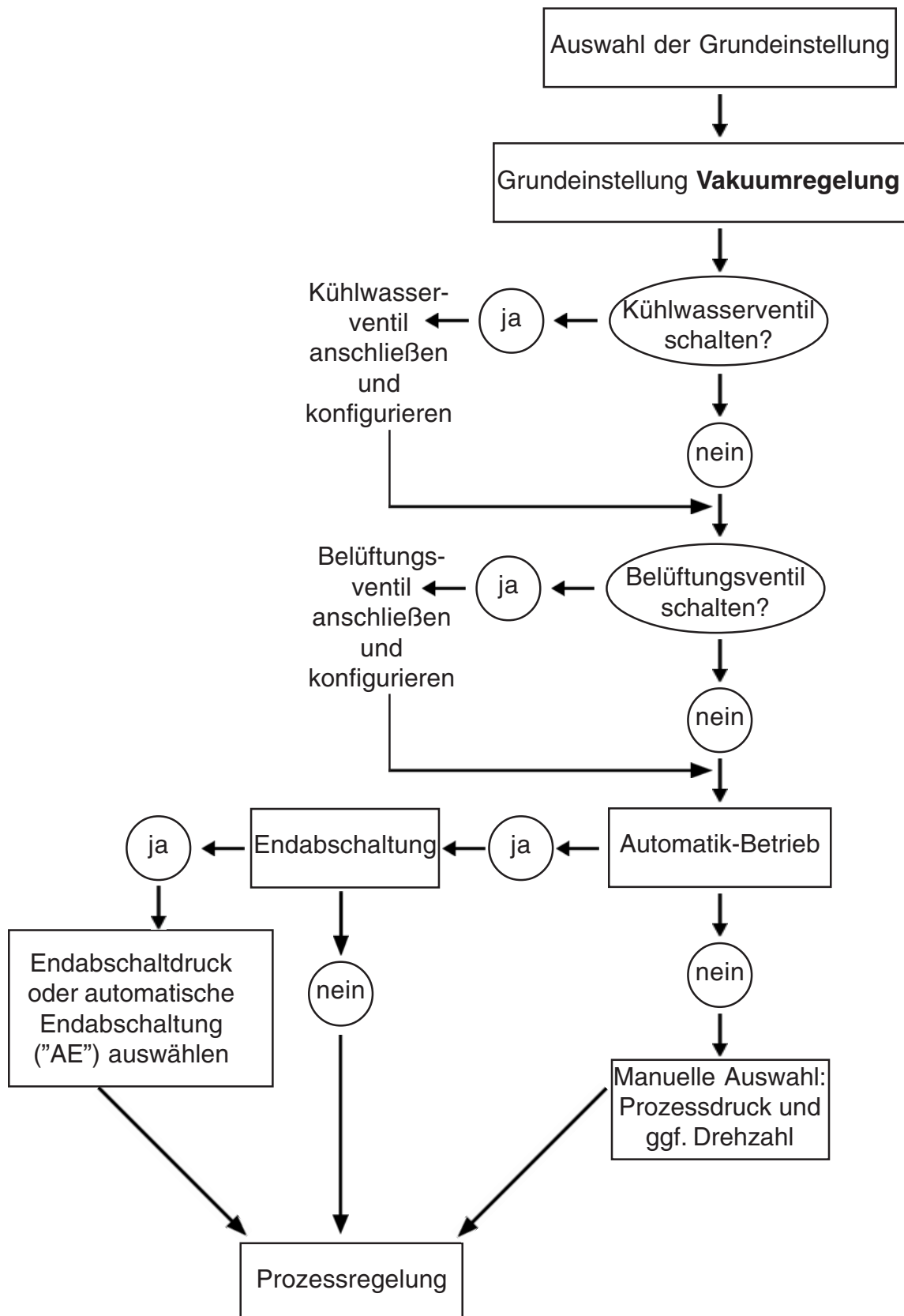

Grundeinstellung Vakuumregelung


Nach dem Einschalten

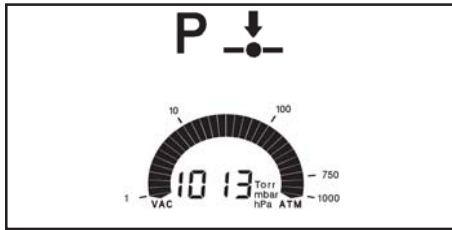

Die Prozessregelung ist inaktiv, d. h. das Gerät ist bereit für die Regelung, aber die Regelung ist nicht gestartet.

- ☞ Die vor dem Ausschalten eingestellte Grundeinstellung (z. B. Vakuumregelung) wird übernommen (werkseitig voreingestellt ist Vakuumregelung).
- ☞ Der Istdruck wird angezeigt.
- ☞ Die vor dem Ausschalten eingestellten Parameter werden übernommen.
- ☞ Taste START/STOP startet Prozessregelung.
- ☞ Soll mit Kühlwasserventil gearbeitet werden, muss das Kühlwasserventil konfiguriert werden, siehe "Wechsel der Grundeinstellung".


Starten und Beenden der Prozessregelung

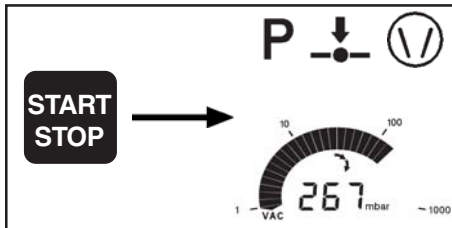

- ➔ **Starten** der Prozessregelung: Taste START/STOP drücken.
- ☞ Falls Kühlwasserventil voreingestellt: Kühlwasserventil öffnet sofort, Symbol wird angezeigt.
- ➔ **Beenden** der Prozessregelung: Taste START/STOP drücken.
- ☞ Die Vakuumpumpe schaltet ab.
- ☞ Achtung: Bei Gefahr eines möglichen Druckanstiegs im System durch z. B. leichtsiedende Medien geeignete Maßnahmen ergreifen.
- ☞ Falls Kühlwasserventil voreingestellt: Kühlwasser läuft noch 5 min. nach um Dämpfe nachzukondensieren, Symbol Kühlwasser blinkt.

Belüften

(nur möglich nach Anschluss und Konfiguration eines externen Belüftungsventils)

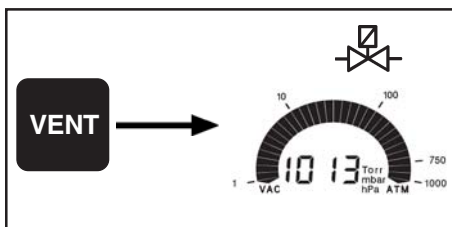

Achtung: Bei Verwendung von Inertgas Druckbegrenzung vorsehen! Max. zulässiger Druck am Controller 2 bar absolut. Stabilität der Anlage gegen Innendruck beachten!


Kurzbelüften (z. B. bei Siedeverzug oder Aufschäumen):

- ➔ Taste VENT kurz (< 2 sec.) drücken.
- ☞ Regelung wird unterbrochen wie beim Drücken der Taste START/STOP.

Belüften der Anlage:


- ➔ Taste VENT lang (> 2 sec.) drücken, bis Symbol Belüftungsventil blinkt.
- ☞ Regelung wird unterbrochen wie beim Drücken der Taste START/STOP.
- ☞ Belüftung erfolgt solange, bis keine Änderung des Druckwerts mehr feststellbar ist, d. h. in der Regel bis auf Atmosphärendruck.
- ☞ Durch Taste START/STOP kann der Belüftungsvorgang jederzeit beendet werden.

Vorgabe des Solldrucks p (z. B. Siededruck)

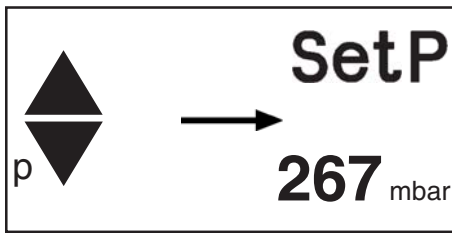


- ➔ Solldruck p mit Stellasten p▲ oder p▼ vorgeben (werkseitig: 25 mbar).
- ☞ Gerät geht nach erstem, kurzen Tastendruck in Einstellmodus: Set p erscheint.
- ☞ Durch kurze Tastendrücker erfolgt Änderung des Solldrucks in Schritten von 1 mbar.
- ☞ Bei längerem Tastendruck erfolgt die Änderung des Solldrucks p immer schneller.

Anpassen des Solldrucks p während der Prozessregelung

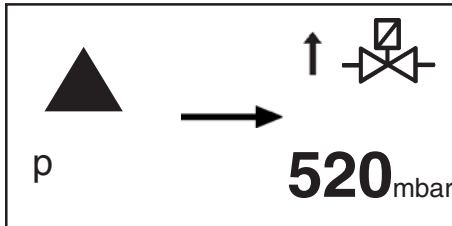

Anpassen des Prozessdrucks nach oben


- ➔ Taste p▲ drücken.
- ☞ Nach erstem kurzen Tastendruck zeigt das Gerät ca. 1s den aktuellen Wert des Solldrucks an.
- ☞ Bei längerem Tastendruck oder erneuter Betätigung innerhalb 1s: Belüftungsventil öffnet falls vorhanden oder Druck steigt bedingt durch Systemparameter, der aktuelle Druck wird angezeigt.
- ☞ Beim Loslassen der Taste wird der erreichte Druck als Solldruck übernommen und ggf. nachgeführt (nur im Automatik-Betrieb).

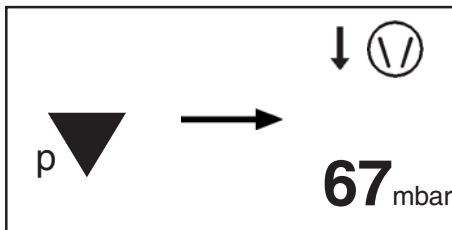


Anpassen des Prozessdrucks durch Abpumpen

- ➔ Taste p▼ drücken.
- ☞ Nach erstem kurzen Tastendruck zeigt das Gerät ca. 1s den aktuellen Wert des Solldrucks an.
- ☞ Bei längerem Tastendruck oder erneuter Betätigung innerhalb einer Sekunde: Abpumpen mit der vorgegebenen Maximaldrehzahl, der aktuelle Druck wird angezeigt.
- ☞ Beim Loslassen der Taste wird der erreichte Druck als Solldruck übernommen und ggf. nachgeführt (nur im Automatik-Betrieb).

Manuelle Solldruckermittlung (z. B. Siededruck)

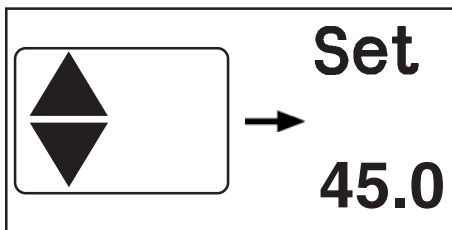


- ➔ Sollwert der Drehzahl durch Betätigen der Pfeiltasten auf oder ab vorgeben (werkseitig 60 Hz).
- ☞ Nach erstem kurzen Tastendruck zeigt das Gerät ca. eine Sekunde den aktuellen Wert der Sollzahl an.
- ☞ Bei längerem Tastendruck oder erneuter Betätigung innerhalb einer Sekunde:
- ☞ Drehzahl einstellen. Beim Loslassen der Taste wird die Drehzahl automatisch übernommen.

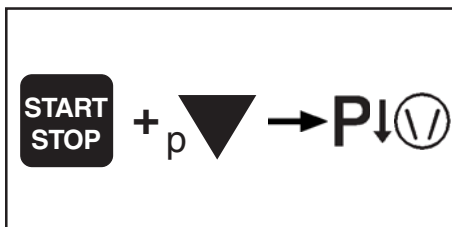


Prozessregelung starten:

- ➔ Starten: Taste START/STOP drücken und sofort Taste p▼ drücken und gedrückt halten. Es erfolgt ein Abpumpen mit vorgegebener Drehzahl.

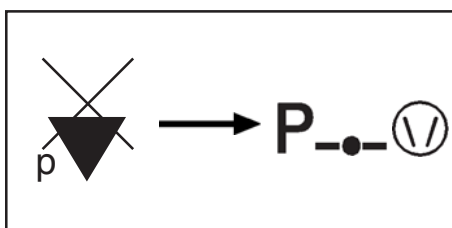


- ☞ Siedevorgang beobachten. Bei einsetzender Verdampfung Taste p▼ loslassen.
- ☞ Der aktuelle Druck wird als Solldruck übernommen.
- ☞ Die Regelung auf Solldruck wird aufgenommen.
- ☞ Falls die **Automatikfunktion** (Taste MODE) zugeschaltet wird, wird der Solldruck automatisch bei Drift des Siedepunkts nachgeführt.

Automatikfunktion

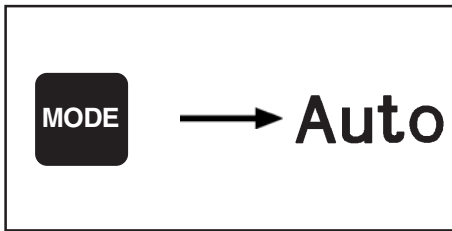


Zuschalten der Automatikfunktion

- Taste MODE drücken.
- ☞ Anzeige "Auto" im Display.
- ☞ Nach Start der Regelung erfolgt eine automatische Anpassung des Vakuums an den Prozessverlauf: Finden des Siedepunkts und Nachführen bei sich änderndem Siededruck.
- ☞ Beim Zuschalten während der Regelung wird der Prozessdruck nachgeführt.

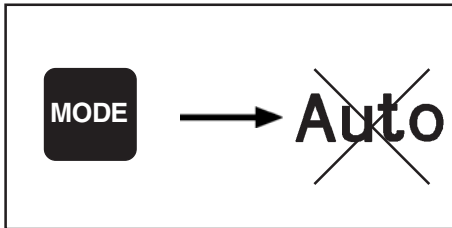

Abschalten der Automatikfunktion


- Taste MODE drücken.
- ☞ Die Automatikfunktion kann jederzeit abgeschaltet werden.
- ☞ Anzeige "Auto" im Display erlischt.
- ☞ Im Regelbetrieb erfolgt die Übernahme des Istdrucks als Vorgabewert für den Solldruck.

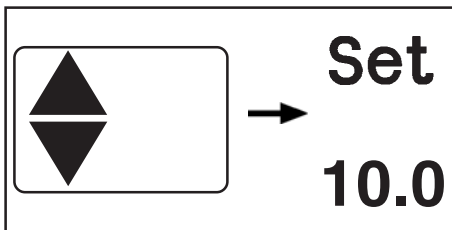

Vorgabewert der Maximaldrehzahl


Vorgabewert der Drehzahl durch Betätigen der Pfeiltasten auf oder ab (**nur wirksam beim Nachführen des Prozessdrucks**):

- ☞ Nach erstem kurzen Tastendruck zeigt das Gerät ca. 1s den aktuellen Wert der Drehzahl an.
- ☞ Bei längerem Tastendruck oder erneuter Betätigung innerhalb einer Sekunde:
- ☞ Drehzahl einstellen. Beim Loslassen der Taste wird die Drehzahl automatisch übernommen.
- ☞ Die reduzierte Maximaldrehzahl begrenzt die Verdampfungsrates (Wirkung eines saugseitigen Kondensators oder einer Kühlfalle beachten) bei leicht siedenden Medien oder ein Mitreißen von Substanzen.
- ☞ Die Ausnutzung eines saugseitigen Kühlers kann optimiert werden.
- ☞ **Bei der Drehzahlvorgabe "HI" (empfohlen) erfolgt eine automatische Begrenzung der Drehzahl beim Nachführen des Prozessdrucks angepasst an die Größe des Systems.**

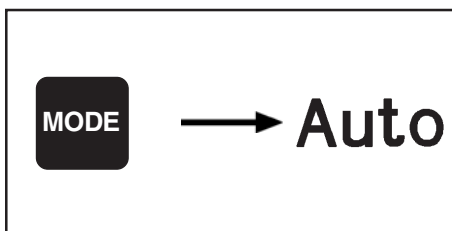

Die Vorteile der Automatikfunktion lassen sich optimal nutzen, wenn "Auto" vor Beginn der Regelung zugeschaltet wurde.


- ☞ Zuschalten der Automatikfunktion: Taste "Mode" drücken.
- ☞ Der Controller ermittelt dann den Solldruck.
- ☞ Beim Zuschalten während der aktiven Regelung (nach START) wird der Istdruck als Solldruck übernommen und ggf. nachgeführt.

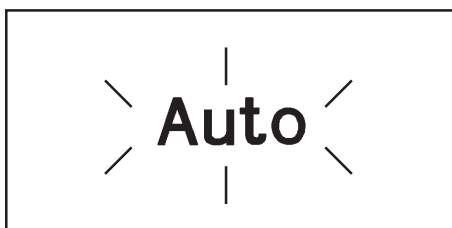

War die **Endabschaltung** voreingestellt und das Ende der Verdampfung vom Controller erkannt:


- ☞ "Auto" blinkt.
- ☞ Die Pumpe wird ausgeschaltet. Falls Druckwerte > 1060 mbar gemessen werden, erfolgt jedoch eine Vakuumregelung auf 1060 mbar um Überdruck zu vermeiden.
- ☞ Der Controller ist weiterhin aktiv, die Regelung muss mit STOP oder durch Belüften beendet werden (erst dann schließt das Kühlwasserventil nach der Nachlaufzeit).

Endabschaltung

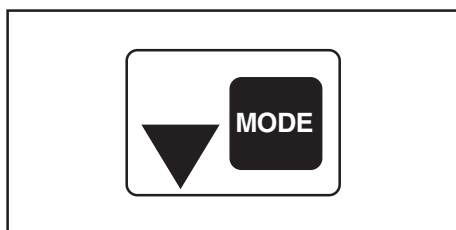


Die Wahl eines Druckvorgabewerts für die Endabschaltung ist nur möglich, falls die Endabschaltung aktiviert wurde (in Grundeinstellung Vakuumregelung mit Automatikbetrieb).

- ➔ Taste MODE und ▼ (Pfeiltaste ab) drücken.
- ☞ Nach erstem kurzen Tastendruck zeigt das Gerät ca. 1s den aktuellen Wert des Endabschaltedrucks an ("AE", d. h. automatische Endabschaltung ist werkseitig voreingestellt). Bei längerem Tastendruck oder erneuter Betätigung innerhalb einer Sekunde:

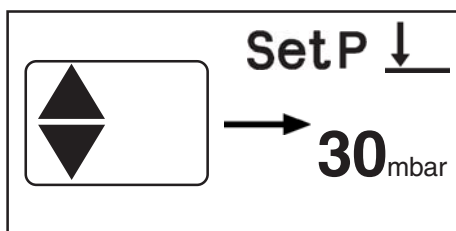

- ➔ Mit Pfeiltasten ▲ oder ▼ den Druckwert für die Endabschaltung einstellen (wählbar im Bereich 1 - 1060 mbar bzw. "AE"; "AE", d. h. automatische Endabschaltung ist aktiv, wenn ein Druckwert < 1mbar eingestellt wird).
- ☞ Beim Loslassen der Taste wird der Druckwert für die Endabschaltung übernommen.


Umschalten in Grundeinstellung Dauerpumpen

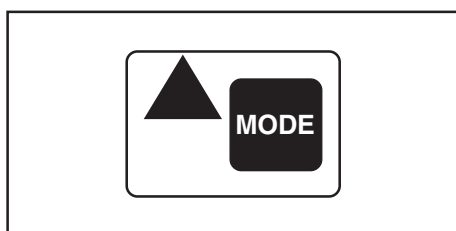

- ➔ Taste MODE und ▲ (Pfeiltaste auf) drücken.
- ☞ Umschalten zu Dauerpumpen ist nur möglich, falls Vakuumregelung gestoppt ist (nach Drücken der Taste STOP).
- ☞ Das Saugvermögen kann in Grundeinstellung Dauerpumpen durch die Vorgabe der Drehzahl verändert werden.
- ☞ Durch nochmaliges Drücken der Taste MODE kann wieder zur Grundeinstellung Vakuumregelung gewechselt werden (nur möglich, falls Abpumpen erfolgt).

Grundeinstellung Dauerpumpen

Nach dem Einschalten

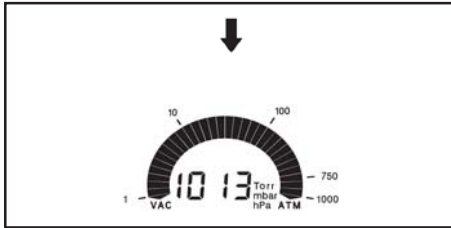


Die Prozessregelung ist inaktiv, d. h. das Gerät ist bereit für die Regelung, aber die Regelung ist nicht gestartet.

- ☞ Die vor dem Ausschalten eingestellte Grundeinstellung wird übernommen (werkseitig voreingestellt ist Vakuumregelung).
- ☞ Der Istdruck wird angezeigt.
- ☞ Die vor dem Ausschalten eingestellten Parameter werden übernommen.
- ☞ Taste START/STOP startet Prozessregelung.

☞ Soll mit Kühlwasserventil gearbeitet werden, muss das Kühlwasserventil konfiguriert werden, siehe "Arbeiten mit dem Controller".

Starten und Beenden der Prozessregelung

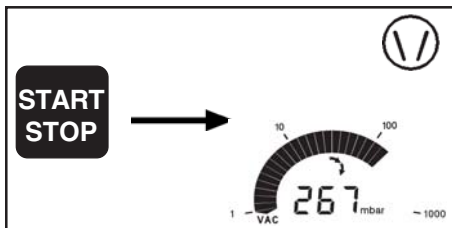

➔ **Starten** der Prozessregelung: Taste START/STOP drücken.
☞ Falls Kühlwasserventil voreingestellt: Kühlwasserventil öffnet sofort, Symbol wird angezeigt.

➔ **Beenden** der Prozessregelung: Taste START/STOP drücken.


☞ Die Vakuumpumpe schaltet ab.

☞ Achtung: Bei Gefahr eines möglichen Druckanstiegs im System durch z. B. leichtsiedende Medien geeignete Maßnahmen ergreifen.

☞ Falls Kühlwasserventil voreingestellt: Kühlwasser läuft noch 5 min. nach, um Dämpfe nachzukondensieren, Symbol Kühlwasser blinkt.

Belüften

(nur möglich nach Anschluss und Konfiguration eines externen Belüftungsventils)

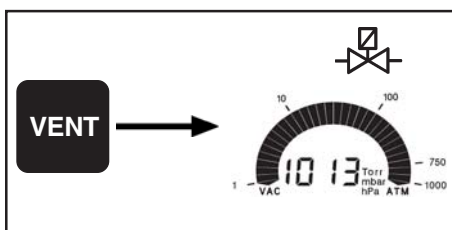

Kurzbelüften (z. B. bei Siedeverzug oder Aufschäumen):

➔ Taste VENT kurz (< 2 sec.) drücken.

☞ Regelung wird unterbrochen wie beim Drücken der Taste START/STOP.

Belüften der Anlage:

➔ Taste VENT lang (> 2 sec.) drücken, bis Symbol Belüftungsventil blinkt.

☞ Regelung wird unterbrochen wie beim Drücken der Taste START/STOP.


☞ Belüftung erfolgt solange, bis keine Änderung des Druckwerts mehr feststellbar ist, d. h. in der Regel bis auf Atmosphärendruck.

☞ Durch Taste START/STOP kann der Belüftungsvorgang jederzeit beendet werden.



Achtung: Bei Verwendung von Inertgas Druckbegrenzung vorsehen! Max. zulässiger Druck am Controller 2 bar absolut. Stabilität der Anlage gegen Innendruck beachten!

Einstellen des Saugvermögens

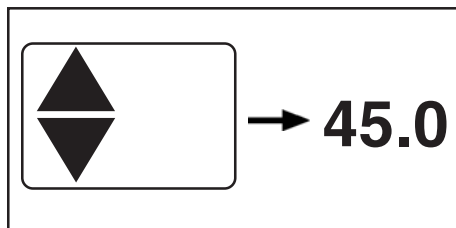


Vorgabewert der Drehzahl

Vorgabewert der Drehzahl durch Betätigen der Pfeiltasten auf oder ab.


- ☞ Nach erstem kurzen Tastendruck zeigt das Gerät ca. 1s den aktuellen Wert der Drehzahl an.
- ☞ Bei längerem Tastendruck oder erneuter Betätigung innerhalb einer Sekunde:
 - ☞ Drehzahl einstellen. Beim Loslassen der Taste wird die Drehzahl automatisch übernommen.
 - ☞ Die **Drehzahleinstellung "HI"** (oberhalb 60 Hz) ermöglicht ein schnellstmögliches Abpumpen auf den besten Enddruck.

Umschalten in Grundeinstellung Vakuumregelung

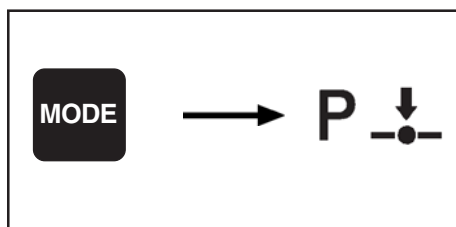


- Taste MODE drücken.
- ☞ Umschalten ist nur möglich, falls Abpumpen erfolgt (nach Drücken der Taste START/STOP).
- ☞ Der erreichte Druck wird als Sollwert übernommen, d. h. der Controller regelt auf diesen Druckwert.

Übersicht Grundeinstellung "VACUU•LAN"

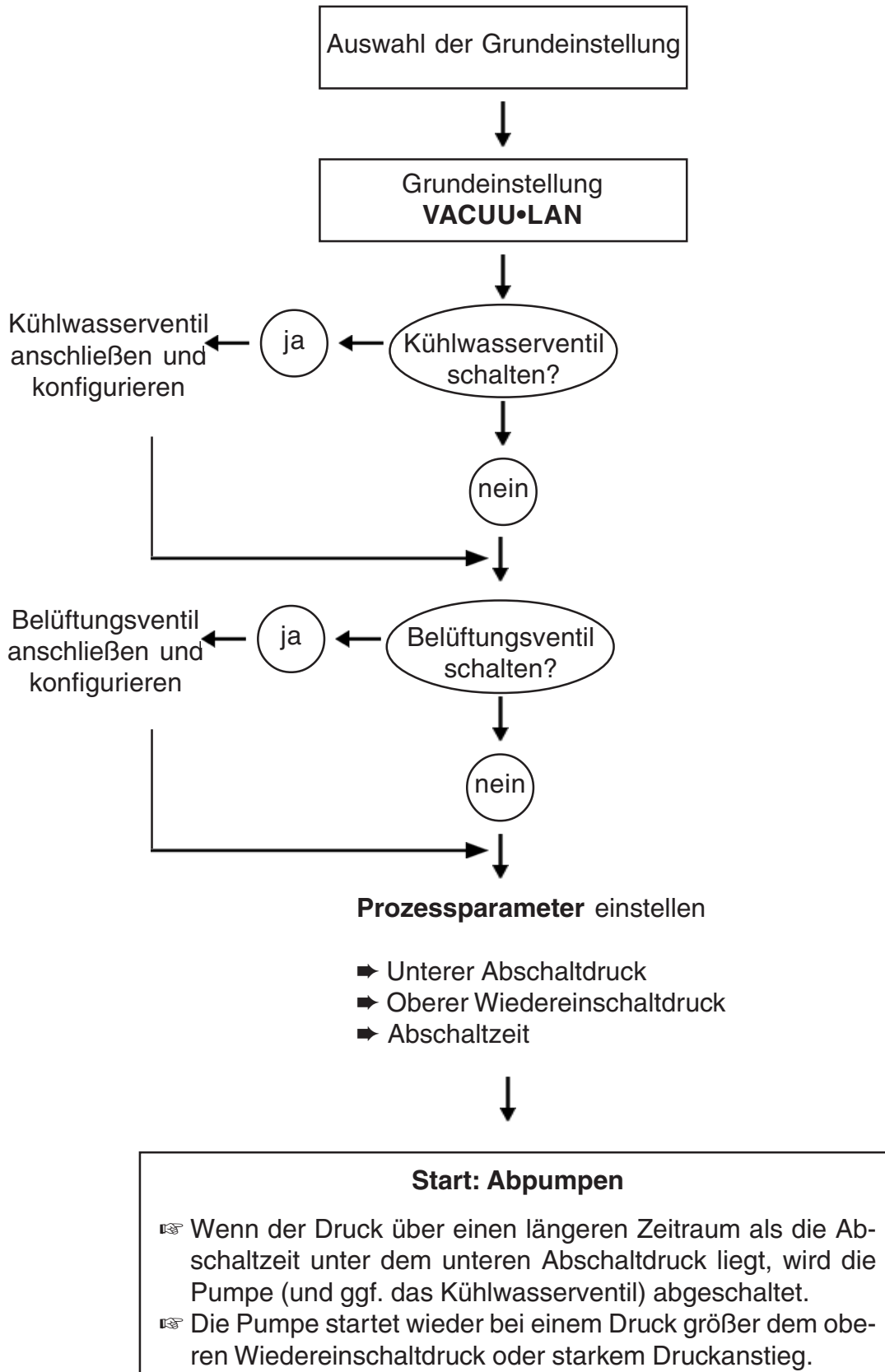


Grundeinstellung "VACUU•LAN"

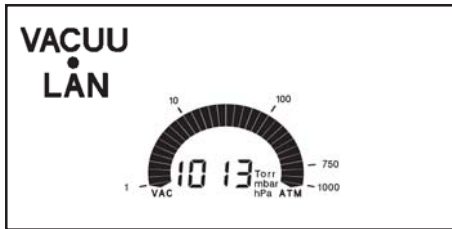

Die Prozessregelung ist inaktiv, d. h. Gerät bereit für Regelung, aber Regelung nicht gestartet.

- ☞ Der Istdruck wird angezeigt.
- ☞ Die vor dem Ausschalten eingestellten Parameter werden übernommen (werkseitig voreingestellt: Abschaltzeit 15 Minuten, Druckvorgabewert (Abschaltdruck) 25 mbar, Wiedereinschaltpunkt 150 mbar).
- ☞ Taste START/STOP startet Prozessregelung.


Starten und Beenden der Prozessregelung

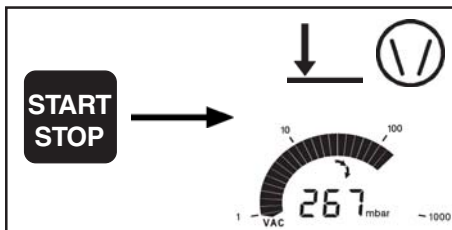

- **Starten** der Prozessregelung: Taste START/STOP drücken.
 - ☞ Pumpe wird eingeschaltet.
 - ☞ Falls Kühlwasserventil voreingestellt: Kühlwasserventil öffnet sofort, Symbol wird angezeigt.
 - ☞ Ist der Abschaltdruck erreicht reduziert die Pumpe die Motordrehzahl.
 - ☞ Wenn der Druck über einen längeren Zeitraum als die Abschaltzeit unter dem unteren Abschaltdruck liegt, wird die Pumpe (und ggf. das Kühlwasserventil) abgeschaltet.
 - ☞ Die Pumpe wird bei einem Druck größer dem oberen Wiedereinschaltdruck wieder gestartet sowie bei plötzlichem Gasanfall.
- **Beenden:** Durch Drücken der Taste START/STOP oder durch Belüften wird die Regelung beendet.
 - ☞ Pumpe wird abgeschaltet.
 - ☞ Falls Kühlwasserventil voreingestellt: Kühlwasserventil schließt.

Belüften

(nur möglich nach Anschluss und Konfiguration eines externen Belüftungsventils)

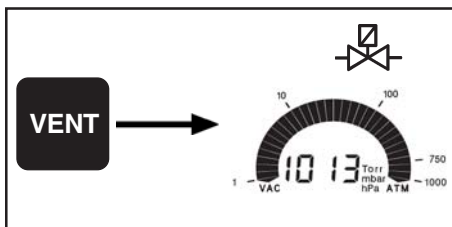

Kurzbelüften (z. B. bei Siedeverzug oder Aufschäumen):

- Taste VENT kurz (< 2 sec.) drücken.
- ☞ Regelung wird unterbrochen wie beim Drücken der Taste STOP.


Belüften der Anlage:

- Taste VENT lang (> 2 sec.) drücken, bis Symbol Belüftungsventil blinkt.
- ☞ Regelung wird unterbrochen wie beim Drücken der Taste STOP.
- ☞ Belüftung erfolgt solange, bis keine Änderung des Druckwerts mehr feststellbar ist, d. h. in der Regel bis auf Atmosphärendruck.
- ☞ Durch Taste STOP kann der Belüftungsvorgang jederzeit beendet werden.



Achtung: Bei Verwendung von Inertgas Druckbegrenzung vorsehen! Max. zulässiger Druck am Controller 2 bar absolut. Stabilität der Anlage gegen Innendruck beachten!

Einstellen der Prozessparameter

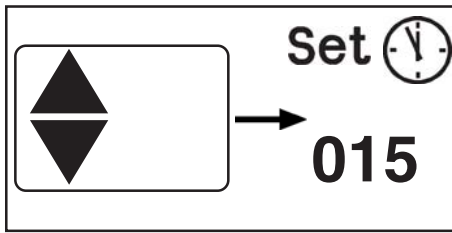


Einstellen der **Abschaltzeit**:

- ➔ Pfeiltaste auf oder ab drücken.
- ☞ Set, das Uhrensymbol sowie die aktuelle Abschaltzeit werden ca. 1s angezeigt.
- ☞ Bei erneutem Tastendruck innerhalb 1s oder längerem Tastendruck:
 - ➔ Mit Pfeiltasten auf oder ab den Wert für die Abschaltzeit (1 bis 200 min) einstellen.
 - ☞ Nach Loslassen der Taste wird der Wert automatisch übernommen.
 - ☞ Fällt der Istdruck unter den Wert des unteren Schaltpunkts, so beginnt ein Zeitzähler zu laufen. Der Zeitzähler wird zurückgesetzt, falls der Istdruck über den Wert des unteren Schaltpunkts ansteigt.

Nach Ablauf der Abschaltzeit schalten die Vakuumpumpe und ggf. das Kühlwasser ab.


- ☞ Bei starkem Druckanstieg erfolgt erneutes Abpumpen.
- ☞ Steigt der Druck über den Wert des oberen Wiedereinschaltedrucks an, so erfolgt ein erneutes Abpumpen.
- ☞ Die Prozessregelung kann jederzeit durch Taste STOP beendet werden.

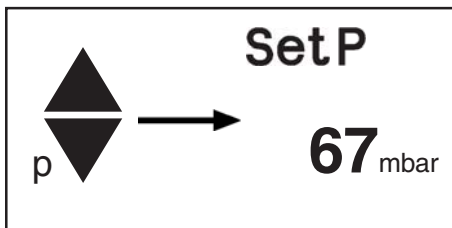

Einstellen des **Abschaltdrucks** (Bedingung für das Abschalten der Pumpe):


- ➔ Taste p▲ oder p▼ drücken.
- ☞ Set p sowie der Abschaltdruck werden ca. 1 sec. angezeigt.
- ☞ Bei erneutem Tastendruck innerhalb 1 sec. oder längerem Tastendruck:
 - ➔ Mit Taste p▲ oder p▼ den Abschaltdruck einstellen.
 - ☞ Nach Loslassen der Taste wird der Wert automatisch übernommen.

Hinweis: Der Abschaltdruck sollte in einem größeren Druckbereich gewählt werden als der, der sich in der Anlage einstellt, wenn an den Anschlüssen kein Gas oder Dampf mehr anfällt. Es empfiehlt sich, den Wert ca. 10 mbar größer als den kleinsten erreichten Druckwert in der Anlage zu wählen.

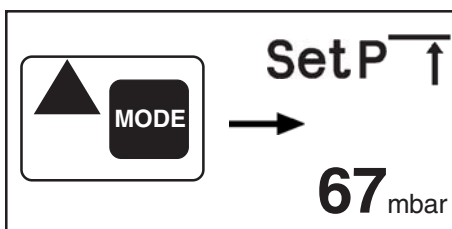

Einstellen des **oberen Wiedereinschaltedrucks** (Bedingung für das Wiedereinschalten):

- ➔ Taste MODE gedrückt halten und Pfeiltaste auf drücken.

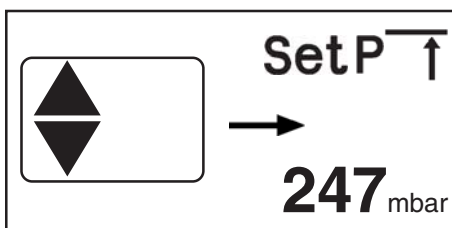

- ☞ Bei erneutem Tastendruck innerhalb 1s oder längerem Tastendruck:
 - ➔ Mit Pfeiltaste auf oder ab oberen Wiedereinschaltedruck einstellen.
 - ☞ Nach Loslassen der Taste wird der Wert automatisch übernommen.

Zubehör


Kühlwasserverbrauch minimieren



Kühlwasserventil 24 V= 676013

- kompaktes Ventil mit kurzen Schaltzeiten
- spritzwassergeschützte Magnetsysteme
- Durchfluss optimiert auf Anwendungen mit Rotationsverdampfer und Emissionskondensator


Belüften auf “Knopfdruck“

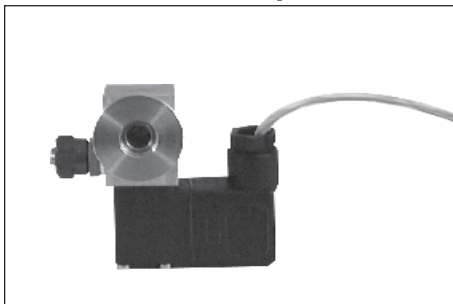

Elektromagnetisches Belüftungsventil

VB M2 24 V= 666817

Vakuum verteilen

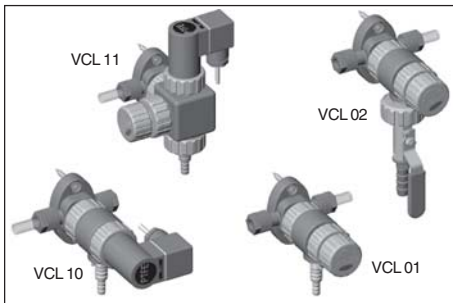

Die VACUU•LAN®-Module ermöglichen eine prozessorientierte, flexible und kostengünstige Anschlussgestaltung entsprechend den Anforderungen am Arbeitsplatz: Eine Vakuumpumpe für mehrere Verbraucher.

VACUU•LAN® Handregelmodul VCL 01 677106

VACUU•LAN® Absperr-/Regelmodul VCL 02 677107

VACUU•LAN® Autoregelmodul VCL 10 677108


VACUU•LAN® Durchfluss-/Autoregelmodul

VCL 1 677109

Hier zeigen wir nur eine kleine Auswahl der VACUU•LAN®-Module. Fragen Sie deshalb nach unseren ausführlichen VACUU•LAN®-Informationen.

Fehlersuche

Bitte Betriebsanleitung lesen!

Festgestellte Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbeseitigung
<input type="checkbox"/> Keine Anzeige im Display des Controllers.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Netzstecker nicht eingesteckt? ➔ Andere Ursachen (Gerät defekt)? 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Netzstecker einstecken, Gerät einschalten. Netzsicherung im Gebäude kontrollieren. ☞ Controller zur Reparatur einsenden.
<input type="checkbox"/> Anzeige erlischt, interner Überlastschutz spricht an.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Thermische Überlastung des Controllers, zu hohe Umgebungstemperatur? ➔ Kurzschluß an angeschlossenen Ventilen? ➔ Andere Ursachen (Gerät defekt)? 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Ausreichende Belüftung sicherstellen. ☞ Ventile austauschen. ☞ Controller zur Reparatur einsenden.
<input type="checkbox"/> Druckanzeige falsch.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Gerät nicht abgeglichen? ➔ Feuchtigkeit im Druckaufnehmer? ➔ Druckaufnehmer verschmutzt? 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Controller neu abgleichen. ☞ Aufnehmer trocknen lassen, z. B. durch Abpumpen, ggf. neu abgleichen, Ursache ermitteln und abstellen. ☞ Siehe "Reinigen des Druckaufnehmers".
<input type="checkbox"/> Digitale Druckanzeige und Warndreieck blinken.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Überdruck am Druckaufnehmer, Druck >1100 mbar? 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Sofortige Druckentlastung erforderlich (Bersten der Apparatur). 
<input type="checkbox"/> Warndreieck und Pumpensymbol blinken.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Fehler am Frequenzumrichter-Antrieb? ➔ Steuerleitung und/oder Spannungsversorgung zum Frequenzumrichter-Antrieb nicht angeschlossen? ➔ Motor überlastet? ➔ Überdruck im Emissionskondensator oder in der Abgasleitung? ➔ Netzversorgungsspannung zu klein? ➔ Motor defekt oder Pumpe blockiert? 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Genaue Fehlerursache ermitteln (ein Zurücksetzen des Fehlerstatus ist nur durch Ausschalten des Controllers möglich, mindestens 60s bis zum Wiedereinschalten warten), ggf. Gerät zur Reparatur einsenden. ☞ Verschaltung der Steuerleitung und Spannungsversorgung zum Frequenzumrichter-Antrieb an der Geräterückseite des Controllers anschließen. ☞ Motor abkühlen lassen, genaue Ursache ermitteln, erst dann Fehlerstatus durch Ausschalten des Controllers zurücksetzen. ☞ Abgasleitung öffnen, freien Durchgang am Emissionskondensator sicherstellen und Überdruckventil prüfen. ☞ Anschlußdaten prüfen. ☞ Pumpe mit Frequenzumrichter-Antrieb zur Reparatur einsenden.

Festgestellte Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbeseitigung
<input type="checkbox"/> Störungsanzeige Druckaufnehmer (Warndreieck und "Err").	→ Druckaufnehmer ist nicht angeschlossen? → Druckaufnehmer defekt?	☞ Druckaufnehmer an Buchse korrekt verschrauben. ☞ Neuen Druckaufnehmer verwenden.
<input type="checkbox"/> "PC" wird angezeigt, alle Tasten ohne Funktion.	→ Controller ist im Remote-Betrieb (nur ansteuerbar über Schnittstelle)?	☞ Ggf. Remote-Betrieb ausschalten, siehe "Schnittstelle".
<input type="checkbox"/> Gerät reagiert auf "nichts", Zustand nach Aus-/Einschalten unverändert.		☞ Controller zur Reparatur einsenden.
<input type="checkbox"/> Pumpe läuft nicht an oder bleibt gleich wieder stehen, Warndreieck und Pumpensymbol blinken.	→ Kondensation in der Pumpe?	☞ Pumpe einige Minuten mit offenem Saugstutzen und bei maximaler Drehzahl laufen lassen.
<input type="checkbox"/> Keine Saugleistung.	→ Falsche Einstellung am Controller? → Zentrierring falsch eingelegt oder Leck in der Leitung oder im Rezipienten? → Lange, dünne Leitung? → Kondensat in der Pumpe? → Ablagerungen in der Pumpe? → Membrane oder Ventile defekt? → Gasabgabe der verwendeten Substanzen - Dampfentwicklung im Prozess? → Endabschaltdruck im Automatikbetrieb erreicht?	☞ Betriebsart Dauerpumpen mit Drehzahl "HI" wählen und erneut prüfen. ☞ Pumpe direkt prüfen - Meßgerät auf Saugstutzen - dann ggf. Anschluss, Leitung und Rezipienten prüfen. ☞ Größeren Querschnitt wählen. ☞ Pumpe einige Minuten mit offenem Saugstutzen laufen lassen. ☞ Pumpenköpfe reinigen und überprüfen. ☞ Membrane und/oder Ventile erneuern. ☞ Prozessparameter prüfen. ☞ Ggf. Endabschaltdruck anpassen.
<input type="checkbox"/> Pumpe zu laut.	→ Ansaugen bei Atmosphärendruck? → Membranriss oder Membranspannscheibe lose? → Obige Ursachen können ausgeschlossen werden?	☞ Schlauch an Auspuff montieren. ☞ Wartung der Membranpumpe. ☞ Pumpe zur Reparatur einsenden.
<input type="checkbox"/> Pumpe blockiert oder Pleuel schwergängig.		☞ Pumpe zur Reparatur einsenden.



Auf Anfrage übersenden wir Ihnen eine **Instandsetzungsanleitung**, die Übersichtszeichnungen, Ersatzteillisten und allgemeine Reparaturhinweise enthält.

☞ Die Instandsetzungsanleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal.


Neuabgleich



Das Gerät wurde im Werk mittels Werksnormale, die durch regelmäßige Kalibrierungen in einem akkreditierten Kalibrierlabor (DKD) auf das nationale Normal zurückgeführt sind, justiert. Je nach Betriebsart oder Genauigkeitsanforderung wird eine Überprüfung und ggf. ein Neuabgleich erforderlich sein. Bei einem Neuabgleich sollte stets ein Abgleich sowohl bei Atmosphärendruck als auch unter Vakuum durchgeführt werden.

Der Controller kann nur abgeglichen werden, falls die Prozessregelung inaktiv ist, ggf. Taste STOP drücken.

Abgleich bei Atmosphärendruck

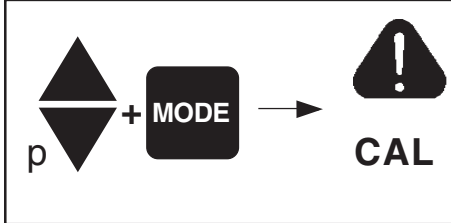


Vakuumanlage bzw. Controller belüften. Sicherstellen, dass am Controller tatsächlich Atmosphärendruck anliegt.

- ➔ Bei Betätigen der Tasten p▲ oder p▼ während Taste MODE gedrückt gehalten wird, geht der Controller in das Programm "Abgleich".
- ☞ Das Warndreieck und CAL werden ca. 2 sec. angezeigt.
- ➔ Während CAL angezeigt wird Taste START/STOP drücken.
- ➔ Mit den Stelltasten für Sollwert p dann die Anzeige auf genauen, am Ort des Geräts herrschenden Atmosphärendruck einstellen.
- ➔ Mit Taste STOP wird der Wert bestätigt und das Programm verlassen.

Achtung: *Genauen Luftdruck ermitteln, z. B. mittels genauem Kontrabarometer oder vom Wetteramt, Flugplatz usw. (Höhenunterschied beachten).*

Abgleich unter Vakuum

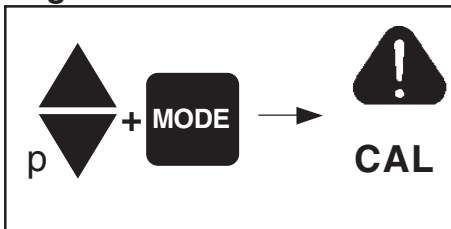


Controller (über Vakuumanschluss z. B. mittels Drehschieberpumpe) auf Druck < 0,5 mbar evakuieren.

- ➔ Bei Betätigen der Tasten p▲ oder p▼ während Taste MODE gedrückt gehalten wird, geht der Controller in das Programm "Abgleich".
- ☞ Das Warndreieck und CAL werden ca. 2 sec. angezeigt.
- ➔ Während CAL angezeigt wird Taste START/STOP drücken.
- ☞ Die Anzeige wird automatisch auf Null gesetzt.
- ➔ Mit Taste STOP wird der Wert bestätigt und das Programm verlassen.

Achtung: *Liegt der tatsächliche Druck beim Abgleich unter 0,5 mbar, so ist der Abgleichfehler vernachlässigbar. Liegt der Druck über 0,5 mbar, so ist das Gerät nicht optimal abgeglichen bzw. muss auf einen Referenzdruck eingestellt werden.*

Abgleich auf einen Referenzdruck

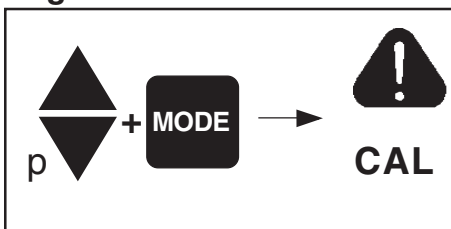

Anstelle des Abgleichs unter Vakuum auf einen Druck < 0,5 mbar kann auch ein Abgleich auf einen Referenzdruck im Bereich 0 20 mbar durchgeführt werden.

- ➔ Bei Betätigen der Tasten p▲ oder p▼ während Taste MODE gedrückt gehalten wird, geht der Controller in das Programm "Abgleich".
- ☞ Das Warndreieck und CAL werden ca. 2 sec. angezeigt.
- ➔ Während CAL angezeigt wird Taste START/STOP drücken.
- ☞ Die Anzeige wird automatisch auf Null gesetzt.
- ➔ Mit Stelltasten für Sollwert p kann die Anzeige auf den am Vakuumanschluss herrschenden Referenzdruck im Bereich 0 20 mbar eingestellt werden.
- ➔ Mit Taste STOP wird der Wert bestätigt und das Programm verlassen.

Achtung: *Die Unsicherheit in der Bestimmung des Referenzdrucks geht direkt in die Messunsicherheit des Controllers ein. Erfolgt der Abgleich auf den Enddruck einer Membranpumpe und wird der Druck nicht mit einem genauen Vakuummeter bestimmt, so kann u. U. ein beträchtlicher Messfehler dann entstehen, wenn die Membranpumpe den Enddruck nicht mehr erreicht (Kondensatanfall, schlechter Zustand, Ausfall oder Verschmutzung der Ventile).*

Hinweise zur Ermittlung optimaler Destillationsbedingungen

Die zur Verfügung stehende Kühlmitteltemperatur ermitteln.

- ☞ Da die Kühlmitteltemperatur in der Regel nicht beeinflusst werden kann, muss zur optimalen Rückgewinnung die Badtemperatur (Siedepunkt) entsprechend angepasst werden.
- ☞ Siedetemperatur des Produkts festlegen.
- ☞ Die Temperaturdifferenz zwischen dem Siedepunkt des Produkts und der Kühlmitteltemperatur sollte nicht weniger als 20°C betragen.

Zulässige Badtemperatur festlegen.

- ☞ Wird die Temperaturwahl nicht produktbedingt eingeschränkt, sollte vorzugsweise mit einer Wasserbadtemperatur von 60-70°C gearbeitet werden (schnelle Verdampfung ohne Dampfbildung im Wasserbad).

Beispiel: Vakuumeinstellung für eine Siedetemperatur von 40°C am Beispiel von Ethanol.

- ☞ Kühlmitteltemperatur sollte höchstens 15-20°C betragen.
- ☞ Wasserbadtemperatur 40°C wählen, Erreichen der Temperatur abwarten.
- ☞ Ungefähren Arbeitsdruck (Vakuum) nach Tabelle ermitteln (für Ethanol: 170 mbar) und Druck erniedrigen, bis ausreichendes Sieden eintritt oder im "AUTO" Modus Destillation vollautomatisch durchführen.

Lösemitteltabelle

Medium	Siedetemperatur (°C) bei 1013 mbar	Siededruck (mbar) (abs.) bei $T_s=40^\circ\text{C}$	Medium	Siedetemperatur (°C) bei 1013 mbar	Siededruck (mbar) (abs.) bei $T_s=40^\circ\text{C}$
Aceton	56	540	Ethanol	78	170
Acetonitril	82	230	Ethylacetat	77	240
Benzol	80	240	Ethylendichlorid	83	210
Benzylalkohol	205	< 1	Hexan	69	370
t-Butanol	82	130	Methanol	64	340
1-Butanol	118	24	Pentan	36	> 1000
Butylacetat	118	60	Isopropanol	82	140
Chloroform	62	480	Pyridin	115	60
Cyclohexan	81	250	Tetrachlormethan	77	270
Dichlormethan	40	990	Tetrahydrofuran	66	-
Diethylether	35	> 1000	Toluol	111	80
Diisopropylether	68	400	Trichlorethylen	87	190
Dimethylformamid	153	< 1	Xylol	138	30
1,4-Dioxan	101	110	Wasser	100	70

Schnittstellenparameter

Der Controller CVC 2000^{II} besitzt an der Geräterückseite eine serielle Schnittstelle (RS 232C, neunpoliger Sub-D-Stecker).


- ☞ Das Schnittstellenkabel (Kabel RS 232C, 9-polig, Sub-D) nur an ausgeschalteten Geräten einstecken oder abziehen.
- ☞ Die Schnittstelle ist nicht galvanisch vom Messstromkreis getrennt.
- ☞ Um eine bestmögliche elektromagnetische Verträglichkeit sicherzustellen, muss ein Schnittstellenfilter eingesetzt werden (Best.-Nr.: 638235).

Der Controller kann über eine serielle Schnittstelle angesteuert werden. Messwerte, Vorgabewerte sowie der Gerätestatus können jederzeit ausgegeben werden. Eine Steuerung über die Schnittstelle (Schreibbefehle) ist jedoch nur möglich, falls der Remote-Betrieb am Controller konfiguriert wurde (siehe unten). **Im Remote-Betrieb, Anzeige "PC" im Display, kann der Controller nur über die Schnittstelle angesteuert werden, die Tasten am Controller sind außer Funktion gesetzt.**

Schnittstelle konfigurieren

Die Schnittstellenparameter können direkt am CVC 2000^{II} wie folgt konfiguriert werden, die werkseitig eingestellten Werte sind unterstrichen.

- ➔ 1200, 2400, 4800 oder 9600 BAUD
- ➔ 7 Datenbits odd, 7 Datenbits even, 8 Datenbits none, 8 Datenbits odd, 8 Datenbits even
- ➔ kein Handshake, XON/XOFF Handshake, CTS/RTS Handshake
- ➔ remote on, remote off
- ➔ Startbit = 1, Stopbit = 1

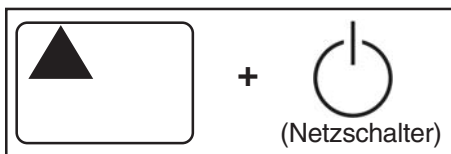

Pfeiltaste ▲ während des Einschaltens gedrückt halten.

- ☞ Der Controller geht in das Einstellprogramm zur Konfiguration der Schnittstelle.



BAUD-Rate wird angezeigt.

- ➔ Durch Drücken der Pfeiltaste ▲ oder ▼ BAUD-Rate auswählen und mit Taste STOP bestätigen.



Datenbits werden angezeigt.

- ➔ Durch Drücken der Pfeiltaste ▲ oder ▼ Datenbits auswählen und mit Taste STOP bestätigen.



Parität wird angezeigt.

- ➔ Durch Drücken der Pfeiltaste ▲ oder ▼ Parität auswählen und mit Taste STOP bestätigen.



Handshake wird angezeigt.

- ➔ Durch Drücken der Pfeiltaste ▲ oder ▼ Handshake auswählen und mit Taste STOP bestätigen.



Remote wird angezeigt.

- ➔ Durch Drücken der Pfeiltaste ▲ oder ▼ Remote-Betrieb aus- oder abwählen und mit Taste STOP bestätigen.

- ☞ Der Controller geht in den normalen Betrieb über (inaktive Prozessregelung).

Lesebefehle

Funktion	Befehl	Antwort	Beschreibung
Istdruck	IN_PV_1	XXXX mbar oder XXXX Torr oder XXXX hPa	Einheit gemäß geräteseitiger Voreinstellung
aktuelle Pumpendrehzahl	IN_PV_2	XX.X Hz	
geräteseitige Voreinstellung	IN_CFG	XXXXX	<ul style="list-style-type: none"> 0: Remote-Betrieb aus 1: Remote-Betrieb ein 0: keine Endabschaltung 1: Endabschaltung 0: kein Belüftungsventil 1: Belüftungsventil 0: kein Kühlwasserventil 1: Kühlwasserventil 0: VACUU•LAN 1: Dauerpumpen 2: Vakuumregelung ohne Automatik 3: Vakuumregelung mit Automatik
Fehlerzustände	IN_ERR	XXXX	<ul style="list-style-type: none"> 1: letzter Befehl an Schnittstelle inkorrekt 1: Störung am Druckaufnehmer 1: Überdruck 1: Fehler am Frequenzumrichter
Status der Prozessregelung	IN_STAT	XXXX	<ul style="list-style-type: none"> 00: VACUU•LAN: inaktiv 01: Abpumpen, Istwert > Vorgabewert 02: Abpumpen, Zeitzähler läuft 03: Abschaltung erfolgte 10: Dauerpumpen: inaktiv 11: aktiv 20: Vakuumregelung: inaktiv 21: Istdruck > Solldruck 22: Istdruck = Solldruck (+/- 1mbar) 23: Istdruck < Solldruck 30: Automatik: inaktiv 31: Finden Siededruck 32: Nachführen Siededruck 33: Endabschaltung erfolgte 0: Belüftungsventil nicht angesteuert (geschlossen) 1: Belüftungsventil angesteuert (offen) 0: Kühlwasserventil nicht angesteuert (geschlossen) 1: Kühlwasserventil angesteuert (offen)

Schreibbefehle


Funktion	Befehl	Parameter	Beschreibung
Remote-Betrieb*	REMOTE	X	0: Abwahl des Remote-Betriebs 1: Auswahl des Remote-Betriebs
Solldruck	OUT_SP_1	XXXX	in Einheit gemäß geräteseitiger Voreinstellung (0001 bis 1060 mbar (hPa) bzw. 0001 bis 0795 Torr)
Solldruck mit Belüften**	OUT_SP_V	XXXX	in Einheit gemäß geräteseitiger Voreinstellung (0001 bis 1060 mbar (hPa) bzw. 0001 bis 0795 Torr)
Pumpendrehzahl	OUT_SP_2	XX.X	in Hz (01.0 bis 60.0 in 0,5 Hz Schritten; 99.9 Hz entspricht "HI")
Wiedereinschaltzeit (VACUU•LAN)	OUT_SP_3	XXXX	in Einheit gemäß geräteseitiger Voreinstellung (siehe OUT_SP_1)
Abschaltzeit (VACUU•LAN)	OUT_SP_4	XXX	Minuten
Endabschaltung (Vakuumregelung)	OUT_SP_5	XXXX	in Einheit gemäß geräteseitiger Voreinstellung (siehe OUT_SP_1) bzw. "0000" für automatische Endabschaltung (AE)
Betriebsart	OUT_MODE	X	1: Dauerpumpen 2: Vakuumregelung ohne Automatik 3: Vakuumregelung mit Automatik
Schalten Belüftungsventil	OUT_VENT	X	0: Belüftungsventil schließen (erfolgt nicht automatisch) 1: Belüftungsventil öffnen (Prozessregelung deaktiviert)
Starten Prozessregelung	START		
Beenden Prozessregelung	STOP	X	1: Beenden der Prozessregelung 2: Beenden der Prozessregelung mit Übernahme des aktuellen Drucks als Vorgabewert

* Bei Abwahl oder Auswahl des Remote-Betriebs muss der Anwender sicherstellen, dass kein gefährlicher Zustand im System entstehen kann, insbesondere wenn durch Auswahl des Remote-Betriebs in eine aktive lokale Prozessregelung eingegriffen wird.

** Druckvorgabe mit Belüften ist nur möglich in Betriebsart Vakuumregelung, wenn das Belüftungsventil angeschlossen und konfiguriert ist und die Regelung mit START gestartet wurde. Das Belüftungsventil öffnet automatisch, wenn der Istdruck kleiner Solldruck minus 10 mbar ist. Die Belüftungsfunktion wird außer Betrieb gesetzt, sobald die Regelung gestoppt wird (STOP oder VENT) oder die Betriebsart gewechselt wird. Der Befehl OUT_SP_V muss ggf. neu ausgeführt werden.

Einzelne Abkürzungen innerhalb eines Befehls werden durch Unterstrich getrennt (ASCII 5FH). Befehl und Parameter sind durch Leerzeichen getrennt (ASCII 20H). Der String wird mit <CR><LF> abgeschlossen (ASCII 0DH, ASCII 0AH). Zahlenwerte sind ggf. mit führenden Nullen anzugeben.

Steckerbelegung

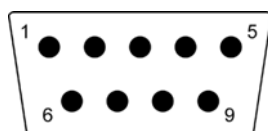

2: RxD
3: TxD
4: DTR

5: Masse
7: RTS
8: CTS

Membran- und Ventilwechsel



Alle Lager sind gekapselt und auf Lebensdauer geschmiert. Die Pumpe läuft bei normaler Belastung wartungsfrei. Die Ventile und Membranen sind Verschleissteile. Spätestens wenn die erreichten Druckwerte nachlassen oder bei erhöhtem Laufgeräusch, sollten der Schöpfraum, die Membranen sowie die Ventile gereinigt und Membranen und Ventile auf Risse untersucht werden.

Abhängig vom Einzelfall kann es sinnvoll sein, die Pumpenköpfe in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu reinigen. Bei normaler Beanspruchung kann von einer Lebensdauer von Membranen und Ventilen größer 10000 Betriebsstunden ausgegangen werden.

☞ Eine Dauerförderung von Flüssigkeiten und Staub schädigt Membrane und Ventile. Kondensation in der Pumpe sowie Flüssigkeitsschläge und Staub vermeiden.



Werden korrosive Gase und Dämpfe gepumpt oder können sich Ablagerungen in der Pumpe bilden, sollten diese Wartungsarbeiten häufiger durchgeführt werden (nach Erfahrungswerten des Anwenders).

☞ Durch regelmäßige Wartung kann nicht nur die Lebensdauer der Pumpe, sondern auch der Schutz für Personen und Umwelt erhöht werden.



Vor Beginn der **Wartungsarbeiten** Pumpstand belüften, von der Apparatur trennen, Netzstecker ziehen, Kondensat entleeren, Freisetzung von Schadstoffen verhindern, Pumpe abkühlen lassen. Nach Trennen der Geräte vom Netz **zwei Minuten** warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben. **Pumpe niemals in geöffnetem Zustand betreiben.** Sicherstellen, dass die Pumpe keinesfalls im geöffneten Zustand unbeabsichtigt anlaufen kann. **Defekte oder beschädigte Pumpen nicht weiter betreiben. Eingriffe am Gerät nur durch sachkundige Personen.**



Achtung: Durch den Betrieb kann die Pumpe durch gesundheitsschädliche oder anderweitig gefährliche Stoffe verunreinigt sein, ggf. vor Kontakt dekontaminieren bzw. reinigen.

☞ Vorsichtsmaßnahmen (z. B. Schutzkleidung und Sicherheitsbrille) treffen, um Einatmen und Hautkontakt zu vermeiden.

Dichtungssatz (Membranen, Ventile)
für MZ 2C VARIO / PC 2002 VARIO 696814
O-Ring (im Kopfdeckel) 26x1 4 x 637349

Dichtungssatz (Membranen, Ventile)
für MD 4C VARIO / PC 2004 VARIO / PC 2003 VARIO 696815
O-Ring (im Kopfdeckel) 26x1 8 x 637349

Stirnlochschlüssel mit Drehmomentanzeige 637580

☞ **Bitte Kapitel "Membran- und Ventilwechsel" vor Arbeitsbeginn ganz durchlesen.**
Die Abbildungen zeigen zum Teil Pumpen in anderen Varianten. Dies hat keinen Einfluss auf den Membran- und Ventilwechsel!



Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2
- Gabelschlüssel SW 10/14/17
- Innensechskant Größe 5
- Stirnlochschlüssel mit Drehmomentanzeige

Demontage der Pumpe aus dem Pumpstand:



- ➔ Mit Gabelschlüssel (SW 17) Überwurfmutter an der Verschraubung der Abscheiderdeckplatte lösen.



- ➔ Schlauchansatz der Verschraubung mit Gabelschlüssel (SW 14) durch 1/4 Umdrehung aus dem Schlauch herausdrehen. Verschraubung nicht herausdrehen.
- ⚠ Beim Einschrauben könnten Undichtigkeiten entstehen.



- ➔ Überwurfmutter am Emissionskondensator lösen und Schlauch aus dem Einlass des Kondensators herausziehen.

PC 2002:

- ➔ Kabelverbindungen am Controller lösen und Controller von Halteblech abschrauben.
- ⚠ Zylinderschraube an Rückseite des Controllers mit Innensechskant Gr. 7 lösen.
- ➔ Pumpe nicht aus Pumpstand demontieren.

PC 2003 / PC 2004:

- ➔ Kabelverbindungen am Controller lösen.
- ➔ Vier Sechskantmuttern an den Schwingfüßen des Pumpenträgers mit Gabelschlüssel (SW 10) lösen und Pumpe mit Pumpenträger von der Grundplatte abnehmen.
- ➔ Pumpe von Pumpenträger demontieren. Pumpe dabei geeignet abstützen.
- ➔ Je zwei Zylinderschrauben auf der Vorderseite der Pumpe und an der Unterseite des Klemmkastens mit Innensechskant Gr. 5 lösen. Auf Unterlagscheiben achten.
- ⚠ Pumpe aus Pumpenträger herausnehmen.

Reinigen und Überprüfen der Pumpenköpfe:




- ➔ Mit Gabelschlüssel (SW 17) Überwurfmuttern lösen.



- ➔ Schlauchansatz der jeweiligen Verschraubung mit Gabelschlüssel (SW 15) durch 1/4 Umdrehung aus dem Schlauch herausdrehen. Verschraubungen nicht aus den Pumpenköpfen herausdrehen.
- ⚠ Beim Einschrauben könnten Undichtigkeiten entstehen.

Explosionsdarstellung der Teile eines Pumpenkopfs

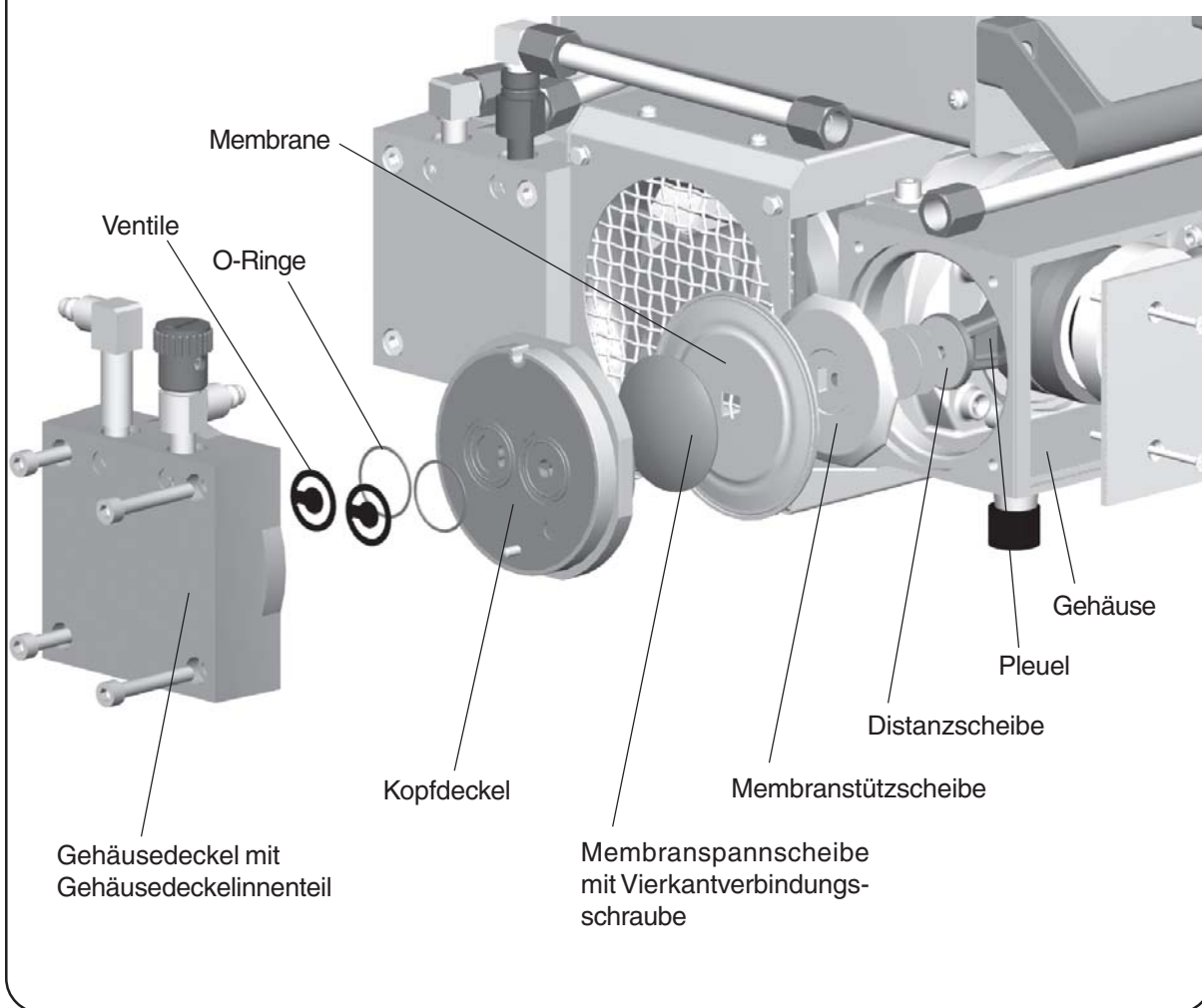


- ➔ Zur Überprüfung der Ventile die vier Zylinderschrauben mit Innensechskant an den Pumpenköpfen lösen und Gehäusedeckel mit Gehäusedeckelinnenteil, Kopfdeckel, Ventilen und ggf. O-Ring abnehmen.
- ⚠ Teile niemals mit spitzem oder scharfkantigem Werkzeug (Schraubendreher) lösen, stattdessen Gummihammer oder Pressluft vorsichtig verwenden.
- ➔ Kopfdeckel vorsichtig von Gehäusedeckel abnehmen. Auf die Lage der Ventile achten und diese herausnehmen.
- ⚠ Bei Beschädigung Ventile erneuern.
- ⚠ Eventuell vorhandene Verschmutzungen an den betreffenden Teilen mit Reinigungsmittel entfernen.



- ☞ Membrane auf Beschädigung kontrollieren und ggf. erneuern.
- ➔ Dazu Seitenblech mit Typenschild nach Lösen der vier Senkschrauben mit Kreuzschlitzschraubendreher abnehmen.
- ☞ Eventuell vorhandene Verschmutzungen an den betreffenden Teilen mit Reinigungsmittel entfernen.

Membranwechsel:

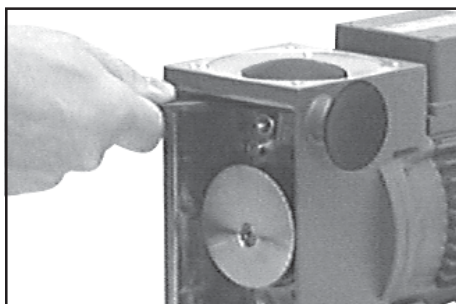

- ➔ Die Membranstützscheibe mit einem Stirnlochschlüssel lösen.
- ➔ Auf eventuell vorhandene Distanzscheiben achten, die Distanzscheiben je Zylinder **getrennt** halten, gleiche Anzahl wieder einbauen.
- ☞ Zu wenig Distanzscheiben: Pumpe erreicht Enddruck nicht; zu viele Distanzscheiben: Pumpe schlägt an, Geräusch.




- ➔ Neue Membrane zwischen Membranspannscheibe mit Vierkantverbindungsschraube und Membranstützscheibe einlegen.
- ☞ Auf korrekte Position der Vierkantverbindungsschraube der Membranspannscheibe in der Führung der Membranstützscheibe achten.
- ☞ **Achtung:** Membrane mit der hellen Seite in Richtung Spannscheibe einlegen.




- ➔ **Stirnlochschlüssel mit Drehmomentanzeige** verwenden (empfohlen: **VACUUBRAND Stirnlochschlüssel mit Drehmomentanzeige, Best.Nr.: 637580**), um Spannscheibe, Membrane und Stützscheibe (und ggf. Distanzscheiben) mit Pleuel zu verschrauben.
- ☞ Auf korrekte Position der Vierkantverbindungsschraube der Membranspannscheibe in der Führung der Membranstützscheibe achten.
- ➔ Optimales Drehmoment für die Membranstützscheibe: **6 Nm**.
- ☞ Das optimale Drehmoment bei Verwendung des VACUUBRAND Stirnlochschlüssels ist erreicht, wenn der Zeiger im Griff des Stirnlochschlüssels auf die längere Markierungsline weist..

Montage der Pumpenköpfe:

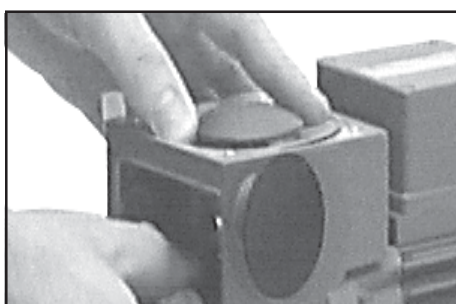


- ➔ Durch Drehen am Exzenter Pleuel in eine Position bewegen, in der die Membrane zentrisch und plan auf der Auflagefläche in der Gehäuseöffnung aufliegt.

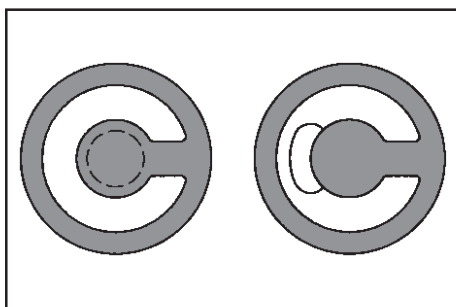

Montage in umgekehrter Reihenfolge wie Demontage.

- ➔ Kopfdeckel (ggf. mit O-Ring), Ventile und Gehäusedeckel montieren.
- ☞ Dabei auf die **korrekte Lage der Ventile** achten: Auslassseite (runde zentrische Öffnung unter Ventil), Einlassseite (nierenförmige Öffnung neben Ventil).
- ➔ Durch Drehen am Exzenter Pleuel in obere Umkehrposition bewegen (maximaler Pleuelhub).
- ☞ Darauf achten, dass die Membrane mittig liegt, so dass sie gleichmäßig zwischen Gehäuse und Kopfdeckel eingeklemmt wird.

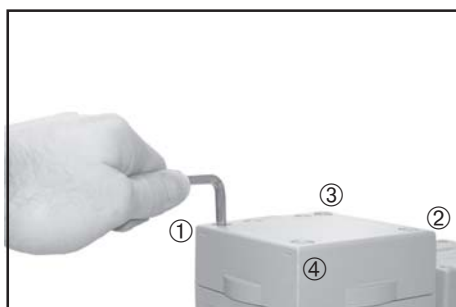

- ➔ Die vier Zylinderschrauben mit Innensechskant diagonal versetzt (z. B. in der Reihenfolge ①, ②, ③, ④) zuerst leicht anziehen, dann festziehen.
- ☞ Nicht auf Anschlag festziehen, Drehmoment: **12 Nm**.

Überprüfung der Funktionsfähigkeit einzelner Pumpenköpfe:



Messung des Drucks an der Ansaugöffnung der Stufe:

Mit geeignetem Vakuummeter (z. B. DVR 2, Best.-Nr.: 682902), auf korrekten Abgleich achten, sollten an der Ansaugöffnung Druckwerte kleiner 120 mbar zu messen sein.

- ☞ Anderfalls muss eine erneute Überprüfung des Schöpfraumes erfolgen. Dabei auf den korrekten Sitz der Ventile sowie der Membranen (zentrisch zur Gehäusebohrung) achten.

Montage der Verbindungsschläuche:



- ➔ Schlauchansatz der jeweiligen Verschraubung mit Gabelschlüssel (SW 14) in den Schlauch hineindrehen.



- ➔ Überwurfmuttern zuerst mit der Hand anziehen und dann mit dem Gabelschlüssel noch eine Umdrehung.

Montage der Pumpe in den Pumpstand

PC 2003 / PC 2004:

- ➔ Pumpe auf Pumpenträger montieren. Pumpe dabei geeignet abstützen.
- ➔ Je zwei Zylinderschrauben auf der Vorderseite der Pumpe und an der Unterseite des Klemmkastens einschrauben. Auf Unterlagscheiben achten.
- ➔ Pumpe mit Pumpenträger auf die Grundplatte aufsetzen und mit den vier Sechskantmuttern (Gabelschlüssel SW 10) festschrauben.
- ➔ Kabelverbindungen zum Controller wieder herstellen.

PC 2002:

- ➔ Controller mit Zylinderschraube an Halteblech anschrauben.
- ➔ Kabelverbindungen zum Controller wieder herstellen.



- ➔ Schlauch in den Einlass des Kondensators stecken und Überwurfmutter festschrauben.



- ➔ Schlauchansatz der Winkelverschraubung in den Schlauch hineindrehen.



- ➔ Überwurfmutter zuerst mit der Hand und dann mit dem Gabelschlüssel noch eine Umdrehung anziehen.




Erreicht die Pumpe nicht den angegebenen Enddruck:

- ☞ Die Pumpe erreicht den angegebenen Wert des Enddrucks nach Membran- oder Ventilwechsel erst nach einem Einlauf von mehreren Stunden.


Liegen die Werte nach dem Membran- und Ventilwechsel weit von den spezifizierten Werten entfernt und ergibt sich durch das Einlaufen keine Änderung:
Zuerst Verschraubung der Verbindungsschläuche an den Pumpenköpfen überprüfen.
Ggf. Verschraubung des Verbindungsschlauchs wieder lösen und Winkelverschraubung bis zu einer Umdrehung weiter einschrauben.

Reinigung und Montage von Komponenten

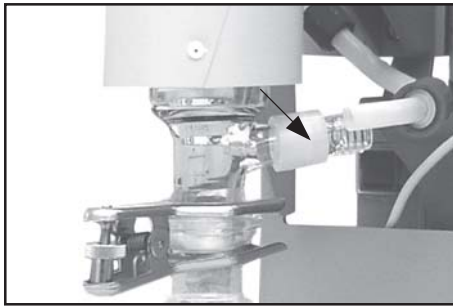

Überdruckventil am Emissionskondensator 638821

- ☞ Zum Wechseln des Überdruckventils am Emissionskondensator Überwurfmutter lösen und Schlauch aus dem Einlass des Kondensators herausziehen.
- ☞ Altes Überdruckventil abziehen und neues anbringen.
- ☞ Schlauch in den Einlass des Emissionskondensators stecken und Überwurfmutter festschrauben.

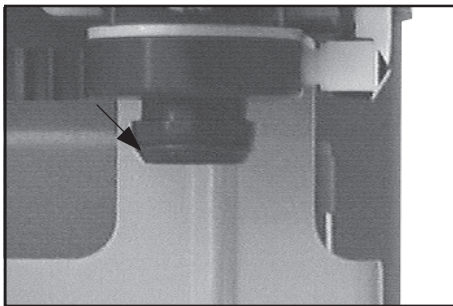

Rundkolben 500 ml, beschichtet 638497

O-Ring 28 x 2,5 3120553 (FPM) am Kugelschliff des saugseitigen Rundkolben

Reinigen des Druckaufnehmers VSK 5: Das Messgerät selbst ist wartungsfrei.

Bei Verschmutzung der Vakuumanlage (Öl, Partikel usw.) können Verunreinigungen im Druckaufnehmer den Abgleich verändern.

Ein verschmutzter Druckaufnehmer kann folgendermaßen gereinigt werden:

- ➔ Messraum über Kleinflanschanschluss vorsichtig mit einem Lösemittel (z. B. Reinbenzin) füllen und einige Zeit einwirken lassen.
- ➔ Lösemittel abgießen und kontrolliert entsorgen, ggf. Reinigung wiederholen.
- ➔ Messraum mehrmals vorsichtig mit Alkohol spülen um alle Lösemittelreste zu entfernen.
- ☞ Druckaufnehmer niemals mit spitzem oder scharfkantigem Werkzeug reinigen.
- ➔ Druckaufnehmer trocknen lassen.
- ➔ Druckaufnehmer ggf. neu abgleichen.

Kalibrierung im Werk

Normgerechte und akkreditierte Prüfmittelüberwachung

Das **VACUUBRAND Kalibrierlabor** für die Messgröße **Druck im Messbereich 10^{-3} mbar bis 1000 mbar** ist durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) als Kalibrierlaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2000 akkreditiert und unter der Registriernummer DKD-K-19201 registriert.

Durch eine Kalibrierung im VACUUBRAND DKD Labor

- werden die Forderungen der DIN ISO 9000ff und 10012 nach einer Kalibrierung der Prüfmittel in festgelegten Intervallen erfüllt.
- werden die Vakuummessgeräte auf das nationale Normal der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zurückgeführt.

Hinweise zur Einsendung ins Werk

Reparatur - Rückgabe - DKD-Kalibrierung



Die Verantwortung für die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie gesetzliche Vorschriften machen es zwingend erforderlich, dass das Formblatt "**Unbedenklichkeitsbescheinigung**" für alle Produkte, die an uns zurückgesandt werden, von dazu autorisiertem Fachpersonal vollständig ausgefüllt und unterschrieben wird. Eine Kopie sollte per Telefax oder Brief vorab an uns gesandt werden, damit die Information **vor** dem Eintreffen des Produkts vorliegt. Das Original muss den Frachtpapieren beifügt werden.

Ohne Vorliegen der vollständig ausgefüllten Unbedenklichkeitsbescheinigung ist eine Annahme der Sendung und Reparatur / DKD-Kalibrierung nicht möglich, die Sendung wird ggf. zurückgewiesen.

Bei Kontakt mit Chemikalien, radioaktiven, gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen muss das Produkt vor der **Einsendung ins Werk** dekontaminiert werden:



- ☞ Schicken Sie uns das Produkt **zerlegt und gereinigt** zusammen mit einer Dekontaminationsbescheinigung zu.
- ☞ Falls Sie diese **Dekontamination** nicht selbst durchführen können, wenden Sie sich bitte an einen Industrieservice (Anschriften teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit).
- ☞ Oder Sie ermächtigen uns zu **Ihren Lasten** das Produkt einer Industriereinigung zu schicken.

Um das Produkt zügig und wirtschaftlich reparieren zu können, benötigen wir ferner eine genaue Beschreibung der Beanstandung und der Einsatzbedingungen.



Kostenvoranschläge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und nur gegen Berechnung erstellt. Bei Reparaturauftragserteilung oder Erwerb eines neuen Produkts anstatt der Reparatur, werden die angefallenen Kosten nicht berechnet, bzw. berechnete Kosten gutgeschrieben.

☞ **Sollten Sie aufgrund des Kostenvoranschlags keine Reparatur wünschen, senden wir das Produkt ggf. demontiert und unfrei zurück!**

Um eine Reparatur durchführen zu können, ist in vielen Fällen eine **Reinigung der Komponenten im Werk** erforderlich.

Diese Reinigung führen wir umweltschonend auf wässriger Basis durch. Dabei kann es durch Waschmittel, Ultraschall und mechanische Beanspruchung zu einer Beschädigung des Lacks kommen. Bitte geben Sie im Formblatt der Unbedenklichkeitsbescheinigung an, ob Sie in diesem Fall eine **Nachlackierung zu Ihren Lasten** wünschen. Darüberhinaus tauschen wir auf Ihren Wunsch auch optisch nicht mehr ansprechende Teile aus.



Beim **Versand** der Produkte ist, falls zutreffend, zu beachten:

- ☞ Pumpenöl ablassen, ausreichend Frischöl als Korrosionsschutz für Transport einfüllen.
- ☞ Produkt dekontaminieren und reinigen.
- ☞ Alle Öffnungen luftdicht verschließen.
- ☞ Produkt sicher verpacken, ggf. Originalverpackung anfordern (nur gegen Berechnung), und vollständig kennzeichnen, insbesondere Unbedenklichkeitsbescheinigung beifügen.

Wir sind sicher, dass Sie für diese Maßnahmen, deren Anforderung und Aufwand außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, Verständnis haben.

Verschrottung und Entsorgung:



Das gesteigerte Umweltbewusstsein und die verschärften Vorschriften machen eine geordnete Verschrottung und Entsorgung eines nicht mehr gebrauchsfähigen Produkts zwingend erforderlich.

- ☞ Sie können uns ermächtigen, zu **Ihren Lasten** das Produkt geordnet zu entsorgen.

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Erklärung zur Sicherheit, gesundheitlichen Unbedenklichkeit und Altölentsorgung.

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, die Gefahrstoffverordnung GefStoffV, die Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz und die Vorschriften zur Altölentsorgung machen es erforderlich, dass dieses Formblatt für alle Produkte, insbesondere Pumpen, Pumpstände, Mess- und Regelgeräte, die an uns zurückgeschickt werden, ausgefüllt wird. **Ohne Vorliegen des vollständig ausgefüllten Formblatts ist eine Reparatur / DKD-Kalibrierung nicht möglich.**

- a) Eine **vollständig ausgefüllte Kopie dieses Formblatts** soll per Telefax +49 9342 808-450 oder Brief vorab an uns gesandt werden, so dass die Information vorliegt, bevor das Produkt eintrifft. **Eine weitere Kopie soll dem Produkt beigelegt werden.** Ggf. ist auch die Spedition zu informieren (**GGVE, GGVS, RID, ADR**).
- b) Unvollständige Angaben oder Nichteinhalten dieses Ablaufs führen zwangsläufig zu beträchtlichen Verzögerungen in der Abwicklung. Bitte haben Sie Verständnis für Maßnahmen, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, und helfen Sie mit, den Ablauf zu beschleunigen.
- c) **Bitte unbedingt vollständig ausfüllen.**

<p>1. Produkt (Typ):</p> <p>2. Serien-Nr.:</p> <p>3. Medien, mit denen das Produkt in Kontakt kam, bzw. die prozessbedingt entstehen konnten:</p> <p>3.1 Name, chemische Bezeichnungen, ggf. Formel:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>3.2 Wichtige Informationen und Vorsichtsmaßnahmen, z. B. Gefahrklasse:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>4. Erklärung zur Gefährlichkeit der Stoffe (bitte Zutreffendes abzeichnen):</p> <p><input type="checkbox"/> 4.1 für ungefährliche Stoffe:</p> <p>Wir versichern für das o. g. Produkt, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine toxische, ätzende, mikrobiologische, explosive, radioaktive oder sonstwie gefährliche Kontamination erfolgte. - das Produkt frei von gefährlichen Stoffen ist. - das Öl entleert bzw. eventuelle Medienrückstände entfernt wurden. <p><input type="checkbox"/> 4.2 für gefährliche Stoffe:</p> <p>Wir versichern für das o. g. Produkt, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle toxischen, ätzenden, mikrobiologischen, explosiven, radioaktiven oder anderweitig gefährlichen Stoffe, die mit dem Produkt gepumpt wurden oder in Kontakt kamen, in 3.1 aufgelistet sind und alle Angaben vollständig sind. - das Produkt vorschriftsmäßig <p><input type="checkbox"/> gereinigt <input type="checkbox"/> dekontaminiert <input type="checkbox"/> sterilisiert wurde.</p>	<p>5. Transportweg / Spediteur:</p> <p>.....</p> <p>Tag der Einsendung an VACUUBRAND:</p> <p>.....</p> <p>Wir wünschen bei Lackschäden eine Nachlackierung bzw. bei optisch nicht mehr ansprechenden Teilen einen Austausch gegen Berechnung (siehe "Hinweise zur Einsendung ins Werk"):</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Wir erklären, dass alle anwendbaren Maßnahmen getroffen wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Öl aus der Pumpe wurde abgelassen. Achtung: Altölentsorgung beachten! - Das Pumpeninnere wurde gereinigt. - Die Saug- und Drucköffnung des Produkts wurden verschlossen. - Das Produkt wurde sicher verpackt (ggf. Originalverpackung [nur gegen Berechnung] anfordern) und vollständig gekennzeichnet. - Der Spediteur wurde (wenn vorgeschrieben) über die Gefährlichkeit der Sendung informiert. <p>Wir versichern, dass wir gegenüber VACUUBRAND für jeden Schaden, der durch unvollständige oder unrichtige Angaben entsteht, haften und VACUUBRAND gegenüber eventuell entstehenden Schadensansprüchen Dritter freistellen.</p> <p>Es ist uns bekannt, dass wir gegenüber Dritten, hier insbesondere mit der Handhabung/Reparatur des Produkts betrauten Mitarbeitern der VACUUBRAND, gemäß § 823 BGB direkt haften.</p> <p>Unterschrift:</p> <p>Name:</p> <p>Position:</p> <p>Firmenstempel:</p> <p>Datum:</p>
--	---

VACUUBRAND GMBH + CO KG
 -Vakuumtechnik im System-
 © 2003 VACUUBRAND GMBH + CO KG Printed in Germany

Alfred-Zippe-Str. 4 - 97877 Wertheim/Germany
 Tel.: +49 9342 808-0 - Fax: +49 9342 808-450
 E-Mail: info@vacuubrand.de
 Web: www.vacuubrand.com

vacuubrand



**Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité**

Chemie-Pumpstand / Chemistry pumping unit / Groupe de pompage chimique

**PC 2002 VARIO (230V; 683420, 683421, 683422)
PC 2003 VARIO (230V; 683440, 683441, 683442)
PC 2004 VARIO (230V; 683425, 683426, 683427)
MZ 2C VARIO (230V; 683400, 683401, 683402)
MD 4C VARIO (230V; 683405, 683406, 683407)**

Hiermit erklären wir, dass das oben bezeichnete Gerät in Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden, aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung an dem Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We herewith declare that the product designated above is in compliance with the basic requirements of the applicable EC-directives stated below with regard to design, type and model sold by us. This certificate ceases to be valid if the product is modified without the agreement of the manufacturer.

Par la présente, nous déclarons que le dispositif désigné ci-dessus est conforme aux prescriptions de base des directives EU applicables et indiqués en ci que concerne conception, dessin et modèle vendu par nous-mêmes. Cette déclaration cesse d'être valable si des modifications sont apportées au dispositif sans notre autorisation préalable.

Maschinenrichtlinie (mit Änderungen) / Machine directive (with supplements) / Directive Machines (avec des suppléments)
2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie / Low-Voltage Directive / Directive Basse Tension
2006/95/EG

Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic Compatibility Directive / Directive Compatibilité Electromagnétique
2004/108/EG

Angewandte Harmonisierte Normen / Harmonized Standards applied / Normes Harmonisées utilisées
DIN EN 12100-2, DIN EN 61010-1, DIN EN 1012-2, DIN EN 61326-1

Managementsysteme / Management systems / Systèmes de Management
EN ISO 9001, EN ISO 14001 (1997-2006)

Wertheim, 22.04.2008

.....
Ort, Datum / place, date / lieu, date

.....
(Dr. F. Gitmans)
Geschäftsführer / Managing director / Gérant

.....
ppa. (Dr. J. Dirscherl)
Technischer Leiter / Technical Director / Directeur technique

VACUUBRAND GMBH + CO KG
-Vakuumtechnik im System-
-Technology for Vacuum Systems-
-Technologie pour système à vide-

Alfred-Zippe-Str. 4 - 97877 Wertheim/Germany
Tel.: +49 9342 808-0 - Fax: +49 9342 808-450
E-Mail: info@vacuubrand.de
Web: www.vacuubrand.com



Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungen und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall vom Anwender selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

VACUUBRAND GMBH + CO KG
-Vakuumtechnik im System-

© 2008 VACUUBRAND GMBH + CO KG Printed in Germany

Alfred-Zippe-Str. 4 - 97877 Wertheim/Germany
Tel.: +49 9342 808-0 - Fax: +49 9342 808-450
E-Mail: info@vacuubrand.de
Web: www.vacuubrand.com

