

# Jasco V770 UV/VIS Spektralphotometer Bedienungsanleitung


- Spektralphotometer einschalten
- PC einschalten
- Programm „Spectra Manager 2.5“ starten

## Programm benutzen

- Doppelt auf „Spectra Measurement“ klicken um Bedienungsprogramm zu öffnen
- Ggf. vorherige Proben/ Referenzen aus Gerät entnehmen, bei Unklarheit über Probe einen Betreuer zu Rat ziehen und nicht anfassen bis Gefahr ausgeschlossen ist  
*Deckel bitte möglichst kurz offen lassen um Schädigung der Sensorik zu meiden*
- Referenz einstecken, ggf. in beide Plätze
- Auf „Baseline“ drücken
- Probe einstecken, ggf. Referenz in anderen Platz einstecken (Probe vorne, Referenz hinten)
- Auf „Sample“ drücken

### *Parameter verändern:*

*„Measure“ -> „Parameter“ und beliebig einstellen:*

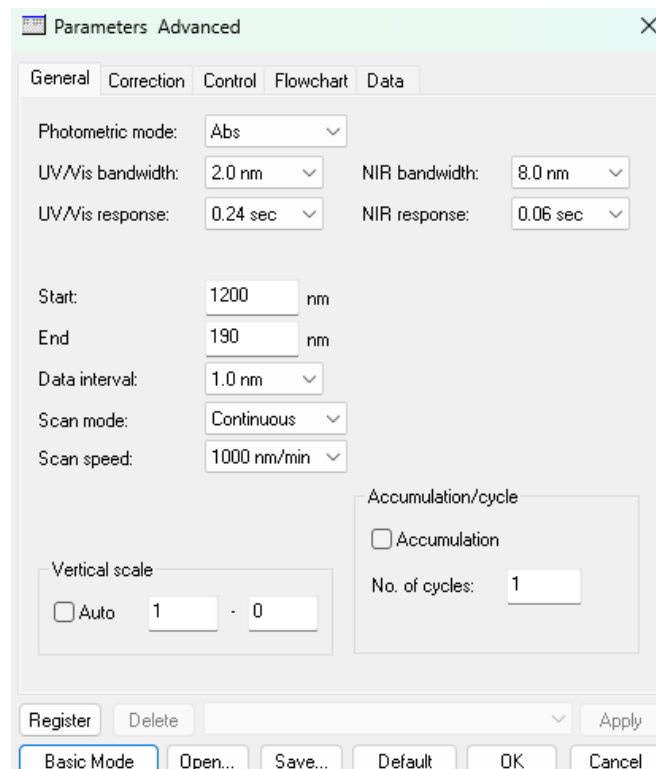

## Daten einsehen und auswerten

- Daten können im Fenster „Spectra Analysis“ eingesehen und nach auswählen der gewünschten Kurve über „File“ -> „Export“ als weiterverwendbare Datei (empfohlen ist hierbei „Collectively CSV“) gespeichert werden

*Das Gerät kann eine Absorption von ca. 5 oder höher nicht mehr messen und springt automatisch auf 10, nicht verwundern lassen*

## Beendigung des Experiments

- Programm beenden
- Spektrometer ausschalten
- Proben und Referenz entnehmen
- Deckel schließen